

取扱説明書

目次

タイジ ステリキャビ

STR-35

安全上のご注意	2～4
使用目的	5
各部の名称	5
設置と準備	6
ご使用方法	7～8
お手入れ	8～9
製品仕様	10
回路図	10
故障かなと思ったら	11
保証とアフターサービス (保証書)	12

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前に「取扱説明書」を必ずよくお読みになり、十分に理解してください。

お読みになった後は、この取扱説明書をいつも手元に置いてください。



保証書付 (12 ページにあります)

日本国内専用 (Use only in Japan)




安全上のご注意










この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを記載しています。

■記載内容を守らずに誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を次の表示で区分して記載しています。










 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容。
 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。

■お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容です。 (左図の場合は高温注意)
	⊘記号は、してはいけない内容です。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、実行しなければならない内容です。 (左図の場合は必ずアース線を接地する)

 警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容。
 禁止	通電中は移動させない。 電源プラグや電源コードが傷つき、漏電による火災や感電の原因となります。
 分解禁止	分解、修理、改造をしない。 火災や感電の原因となります。
 禁止	AC100V以外の電源を使用しない。 火災や異常発熱の原因となります。
 水かけ禁止	水につけたり、水をかけたりしない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 屋外禁止	屋外で使用しない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 湿気禁止	湿度の高い場所や水がかかる場所に設置しない。 ショートや漏電による火災や感電の原因となります。
 使用禁止	製品が破損した場合はすぐに使用を停止する。 火災やけがの原因となります。
 注意	電源は専用コンセントからとる。 たこ足配線で使用すると火災や異常発熱の原因となります。

 注意	電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 発熱したりほこり等が付着するなどして火災の原因となります。
 注意	電源プラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりなどが付着していないか定期的に確認して取り除く。 ショートによる火災の原因となります。
 禁止	電源プラグや電源コードがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 火災や感電の原因となります。
 禁止	電源プラグ・電源コードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだり、熱源に触れさせたりしない。 火災や感電の原因となります。
 濡れ手禁止	濡れた手で電源プラグや電源スイッチなどの電気部品に触れたり操作しない。 感電の原因となります。
 禁止	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。 感電やけがの原因となります。
 プラグを抜く	異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合は、すぐ使用を中止して、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 火災や感電の原因となります。
 注意	製品を梱包しているポリ袋はすぐに廃棄する。 子供が誤って頭にかぶったり、巻き付いたりして窒息の原因となります。
 禁止	濡れたものを庫内に入れない。 感電の原因となります。
 禁止	通電中に殺菌ランプの交換や取り外しを行わない。 感電や視力障害の原因となります。
 禁止	扉スイッチに細い棒などを差し込まない。 感電や思わぬ殺菌ランプの点灯による視力障害の原因となります。
 禁止	殺菌ランプの光を直接見たり、直接皮膚に当てない。 殺菌線により視力障害や炎症の原因となります。 (ガラスは殺菌ランプの殺菌線を透過しません。)
 注意	電源周波数50Hz・60Hz以外のものを使用しない。 火災や感電の原因となります。

 注意	傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容。
 プラグを持って抜く	電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜く。 感電やショートして発火の原因となります。
 注意	製品を落としたり、強い衝撃を加えない。 製品が破損した場合、けがや火災の原因となります。
 高温注意	使用中、使用直後の殺菌ランプ周辺は高温になっているため、手を触れない。 やけどの原因となります。
 注意	アース線は必ず接続する。 アースが不完全な場合は、感電の原因となります。
 禁止	製品の上に、重いものや水を入れたものを置かない。 製品が変形してケガをしたり、水がこぼれた場合にショートや感電の原因となります。
 プラグを抜く	使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 感電や漏電火災などの原因となります。
 禁止	扉を開いた状態で、扉の上に重いものを置いたり体重をかけたりしない。 製品を傷つけたり、転倒によりけがの原因となります。
 禁止	プラスチック、ゴム、劣化や退色してはいけな物などに長時間殺菌ランプの光を当てない。 劣化や退色の原因となります。


本製品はプラスチック部品を使用しています。プラスチックの表面に洗浄成分の化学薬品（有機溶剤や界面活性剤など）や油脂（植物油やオイル・グリースなど）が付着しますと、ケミカルクラック（割れ）の原因となりますのでご注意ください。
※本製品では、取手・コントロールボックス・タイマー・ランプソケット・スイッチがプラスチック製品となります。

使用目的


この製品は室内専用の殺菌庫です。庫内に入れた物の表面を殺菌ランプの放出する強力な殺菌線により除菌する目的でつくられています。
それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。

各部の名称


正面側

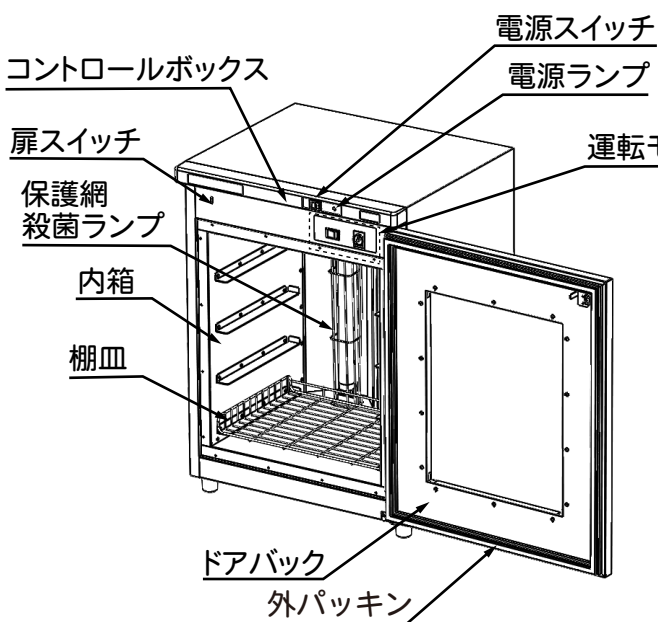

背面側

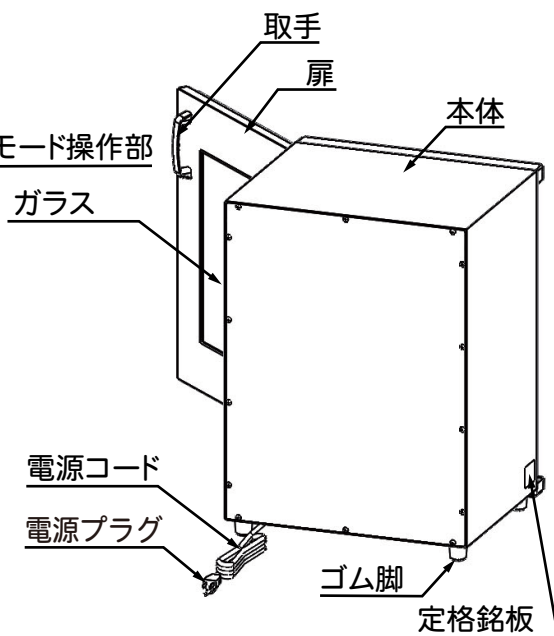

運転モード操作部

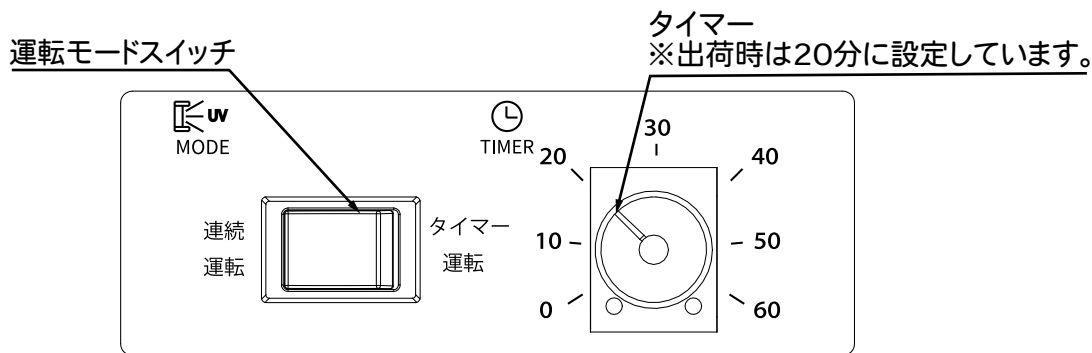

付属品

棚皿 4 変換プラグ 1

設置と準備

1. 梱包箱から製品を取り出し、ポリ袋から出して設置してください。
2. 製品の中には「本体」、「付属品（詳細は 5 ページをご覧ください）」、「取扱説明書（本書）」が入っていますのでご確認ください。
3. 製品は以下の条件のもとに設置してください。
 - 水平で安定した所。
 - 熱の影響を受けない所に設置し、直射日光を受ける所や、ガスコンロ、レンジなどの熱源の近くは避けてください。(50 cm以上はなしてください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかりやすい場所には置かないでください。
 - 本体周囲に必ず隙間をあげ、風通しをよくしてください。

4. アース工事

感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部が 3P タイプの場合

電源プラグを根元までしっかり差し込んでください。
アースも同時に接続されます。

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグを電源プラグに取り付け [図 1]、
変換プラグのアース線（緑線）の先端を確実に
コンセント部のアース端子に取り付けてください。

コンセント部にアース端子がない場合

D種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。
(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。


(法令等で禁止されています。)

ガス管……………爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針…落雷のとき危険です。



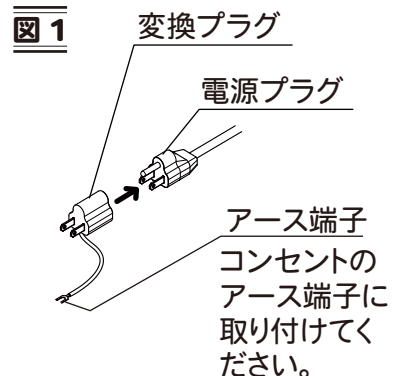

水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いため
避けてください。

5. 保護網は輸送時にはずれないように粘着テープで固定してありますので、やさしく剥がしてください。
6. 棚皿は内箱のレールに合わせて設置してください。
除菌する物の大きさに合わせて、設置する棚皿の枚数を調整してください。



ご使用方法

ご使用の前に以下をご確認ください。

 警告	 禁止	殺菌ランプの光を直接見たり、直接皮膚に当てたりしない。 殺菌線により視力障害や炎症の原因となります。 (ガラスは殺菌ランプの殺菌線を透過しません。)
 注意	 禁止	プラスチック、ゴム、劣化や退色してはいけな物などに長時間殺菌ランプの光を当てない。 劣化や退色の原因となります。

ご使用手順

1. 本体や内箱に汚れなどが残っている場合は、乾いたタオルなどで取り除いてください。
2. 製品の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源プラグは根元まで確実にコンセントに差し込んでください。
3. 除菌する物を棚皿に重ならないように並べて下さい。

並べ方のポイント

- ・除菌する物に汚れが付着していますと完全な除菌効果が得られませんので、汚れをよく落としてから並べてください。
- ・濡れたものは使用できません。水気をふき取ってから並べてください。
- ・殺菌ランプの光を遮らないように、すき間を空けて並べると効果的です。

お願い

- ・食品は除菌できません。入れないでください。
- ・棚皿一枚当たりの耐荷重は3Kgです。耐荷重の範囲でご使用ください。
- ・除菌したい物は棚皿からはみ出さないように並べてください。
はみ出した物が殺菌ランプにあたると、殺菌ランプが割れることがあります。

4. 運転モードスイッチを切り替えて、お好みのモードを選択してください。

【タイマー運転モード】 ※設定した除菌時間で除菌することができます。

1. 運転モードスイッチを「タイマー運転」に切り替えてください。
2. タイマーのダイヤルを回して、除菌時間を10分～60分で設定してください。
※ラベルの目盛りは目安です。余裕をもって設定してください。
タイマーの仕様上、0分の設定でも数十秒間点灯します。
※1度設定すると、ドアの開閉のみで繰り返し同じ除菌時間で使用できます。
途中で扉の開閉を行った場合は、最初からタイマー運転を開始します。

除菌時間のポイント

- ・殺菌ランプは強力な照度がありますが、多少条件が悪くなくても完全な除菌効果が得られるように除菌時間は20～30分程度で設定することをお勧めいたします。
- ・除菌する物の劣化や変色を防ぐためには、1回の除菌時間は30分程度で設定してください。

【連続運転モード】 ※時間に関係なく連続して除菌することができます。

1. 運転モードスイッチを「連続運転」に切り替えてください。

5. 扉をゆっくり確実に閉めて、電源スイッチを「ON」にしてください。
電源ランプと殺菌ランプが点灯します。
※通電ランプは電源スイッチが「ON」の時に点灯します。
※殺菌ランプの殺菌線はガラスを透過しません。

お願い

- ・扉の開閉で殺菌ランプの点灯・消灯を行いますので、扉は確実に閉めてください。
- ・扉はゆっくり開閉してください。
- ・乱暴に扱うと扉スイッチの故障の原因になります。

6. 除菌が終わったら、除菌した物を取り出してください。

【タイマー運転モード】

除菌時間が終了すると自動的に殺菌ランプが消灯します。
消灯後、扉を空けて取り出してください。

【連続運転モード】

扉を開けて取り出してください。扉を開けると殺菌ランプが消灯します。

お願い

殺菌ランプの有効寿命は約**9000時間**です。寿命を過ぎると初期の除菌効果が得られなくなります。早めに交換してください。
交換方法は「**殺菌ランプの交換**」(9ページ)を参照。









ご使用後

電源スイッチを「OFF」にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

お手入れ

製品を長く使用していただくためには、日々のお手入れが重要です。

お手入れの前に以下をご確認ください。

	警告		禁止	殺菌ランプの光を直接見たり、直接皮膚に当てたりしない。 殺菌線により視力障害や炎症の原因となります。 (ガラスは殺菌ランプの殺菌線を透過しません。)
	警告		禁止	通電中に殺菌ランプの交換や取り外しを行わない。 感電や視力障害の原因となります。
	注意		プラグを抜く	使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 感電や漏電火災などの原因となります。
	注意		高温注意	使用中、使用直後の殺菌ランプ周辺は高温になっているため、手を触れない。 やけどの原因となります。

お手入れの際は以下は使用しない

×
使用しない

- ・アルカリ性合成洗剤
- ・ベンジン
- ・クレンザー
- ・住宅用合成洗剤
- ・シンナー
- ・塩素系洗剤

庫内のお手入れ

毎日

1. 棚皿と庫内の異物を取り除いてください。
2. 本体についた汚れは、乾いた布か水を含ませ固く絞った布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用してください。

殺菌ランプのお手入れ


適時

1. 殺菌ランプを本体から外してください。
外し方は「殺菌ランプの交換」(9ページ)を参照。
2. 乾いた布で拭いてください。
汚れがひどい場合は、水を含ませ固く絞った布で拭いてください。

殺菌ランプの交換

9000時間を目安に

1. 電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
2. 保護網を持ち上げて、反射板の上部フックから外れたら、手前に引き出してはずしてください。[図1]

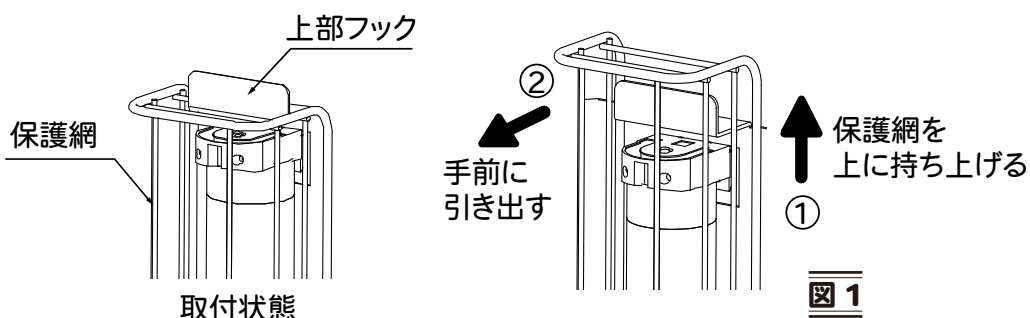


3. 殺菌ランプを90度まわして、ソケットから外して下さい。[図2]
4. 新しい殺菌ランプをソケットにはめて、90度回して取り付けてください。[図2]

交換用殺菌ランプ


メーカー : HYBEC
型式 : G10T8

お願い

殺菌ランプは必ず指定のものをお使いください。
指定以外のものを使われると発熱や故障の原因になります。

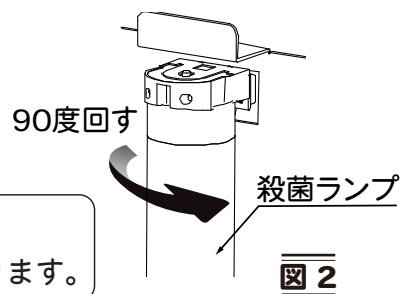

5. 外した方法と逆の手順で保護網を反射板の上フックに掛かったら、まっすぐ下におろしてください。反射板の下フックにも保護網が掛かり固定されます。[図3]

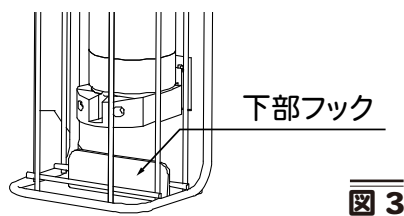


製品仕様

機種	STR-35
定格電圧	単相 100V 50 / 60Hz
消費電力	22W
殺菌ランプ	10W×2 灯 (殺菌線 253.7nm)
安全装置	扉スイッチ
外形寸法	W450×D419×H616mm
庫内寸法	W350×D250×H400mm
庫内容量	35L
重量	15.5kg
付属品	棚皿 4、変換プラグ 1
原産国	日本

※仕様および外観の一部を改良のため予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください。

回路図

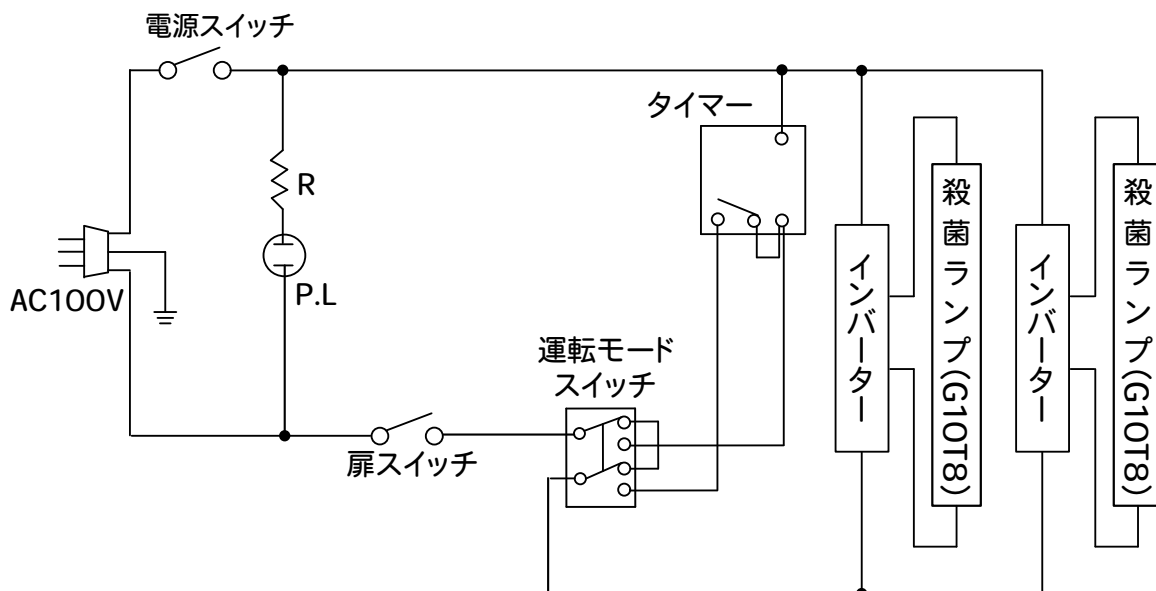

故障かなと思ったら

①電源スイッチを入れても電源ランプが点灯しない

電源プラグはコンセントにしっかりささっていますか？



電源プラグは根元まで安全にしっかりとさしてください。

室内の電源ブレーカーが入っていますか？



電源プラグを抜いて、室内の電源ブレーカーを確認してください。

②電源スイッチを入れても殺菌ランプがつかない

電源プラグはコンセントにしっかりささっていますか？



電源プラグは根元まで安全にしっかりとさしてください。

室内の電源ブレーカーが入っていますか？



電源プラグを抜いて、室内の電源ブレーカーを確認してください。

扉はしっかり閉まっていますか？



殺菌ランプは扉を閉めると点灯します。扉はすき間がないように確実に閉めてください。

殺菌ランプはソケットにしっかりはまっていますか？



「カチっ」と固定されるまでランプを回してください。

殺菌ランプは 9000 時間以上使用していませんか？



殺菌ランプは消耗品です。殺菌ランプを交換してください。

【連続運転モードの場合】

運転モードスイッチは「連続運転」に切り替わっていますか？



「連続運転」に切り替えてください。

【タイマー運転モードの場合】

タイマーは 10 分～60 分の間で設定されていますか？



10 分～60 分の間で設定してください。

以上の方法でも復旧できなかった場合は、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジ(株)にお申し付けください。

詳しくは「保証とアフターサービス(保証書)」(12 ページ)をご覧ください。

保証とアフターサービス（保証書）

- アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取り扱い店、またはタイジにお申し付けください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」以外の用途に使われたときの故障は、保証期間内でも原則として有償修理とさせていただきます。保証書は記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
※補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。

ウェブでのご連絡は下記へ

タイジ株式会社
お問い合わせ

<http://www.taiji.co.jp/support/>

弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

タイジ株式会社
東日本営業所

〒210-0858
神奈川県川崎市川崎区大川町 8-2
TEL 044-329-5880 E-mail east_sales@taiji.co.jp

タイジ株式会社
西日本営業所

〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄 5-26-21
TEL 06-6990-6853 E-mail west_sales@taiji.co.jp

保証期間中、本保証書に記載された保証規定により無償修理いたします。

保証規定

1. 上記保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。
2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - 故障の原因が本製品以外の他の機器による場合。
 - 天災地変による故障及び損傷。
 - 消耗部品扱いの部品の修理・交換。
 - 本保証書の掲示がない場合。
 - 本保証書にご購入年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合。
3. ご転居やご贈答等でお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、発売元または販売元へご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本保証書は日本国内でのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元へお問い合わせください。

保証書

機種名	STR-35
製造番号	
ご購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日より 1年間
お客様	お名前 様
	ご住所 電話番号 ()
販売店	住所・店名
	電話番号 ()

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適正な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。