


冷間埋込用カップ 取扱い説明書

ご使用前に必ずご一読し、用法をお守りください。



注 意！底フタと胴体部は確実にハメ込んで下さい。樹脂の漏れる原因となります。樹脂は上側 5mm 程度以上を残す様に入れて下さい。溢れるまで入れると硬化後の樹脂が取り難くなります。使用後、再度使用する場合には、底フタと胴体部に付着している樹脂を完全に掃除してからご使用下さい。

1. 底フタと胴体部を確実にハメ込んで下さい。この時、底フタと胴体に樹脂の残りカスが付着していない事を確認して下さい。
2. 埋込み試料を底フタに置いて下さい。
3. 樹脂を規定の比率で混合した後、上側 5mm 以上残す様に注入して下さい。
4. 樹脂の硬化後、底フタを外して下さい。
5. 胴体上部を親指と人差し指で軽く押して下さい。胴体と樹脂の間に隙間が生じます。
6. 胴体上部の樹脂面を軽く押して下さい。樹脂が下側へ抜け落ちます。
樹脂は下側一方向にのみ抜けます。反対方向へ押し込むと型が壊れる事がありますので、必ず下側へのみ外して下さい。

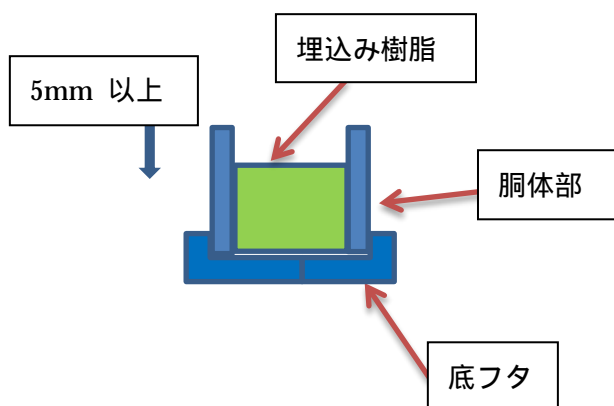

ハルツォク・ジャパン株式会社
メタログラフィ営業部
TEL 03-5907-1771
FAX 03-5907-1770