


耐酸キャビネット(T-H385・TS-W385シリーズ)ベース 設置方法

■ ベースを取り付ける ※電動ドリル(ドリルビット 直径5mm)が必要です

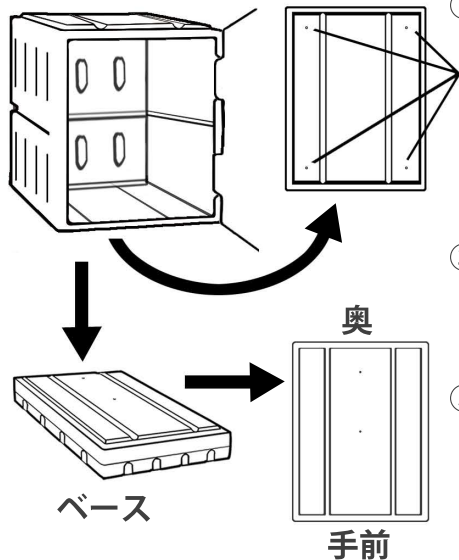

①耐酸キャビネット底部の四隅にあるネジ穴ガイドの位置に電動ドリルで穴をあけます。
※耐酸キャビネット内部からはネジ穴ガイドは確認できません。

②ベースの向きを左図の通りにして耐酸キャビネットを重ねます。

③キャップの穴にベース用ネジを差し込み、先ほど開けた穴に、電動ドリルで取り付けます。
※ベース側には穴が開いていませんのでドライバーではなく、電動ドリルをご使用ください。

④ネジ頭部をキャップでフタをし、隠します。

