



## 運転パターン

### ■オートスタート運転

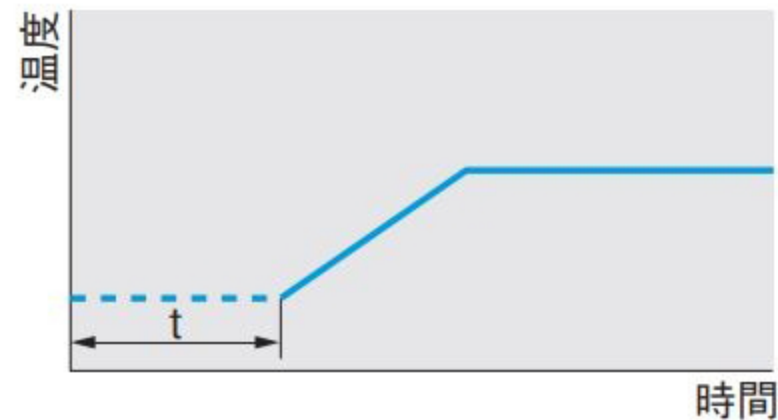


任意の設定時間(最大99時間59分)経過後に装置の運転を開始し、設定温度で温度コントロールします。

### ■オートストップ運転

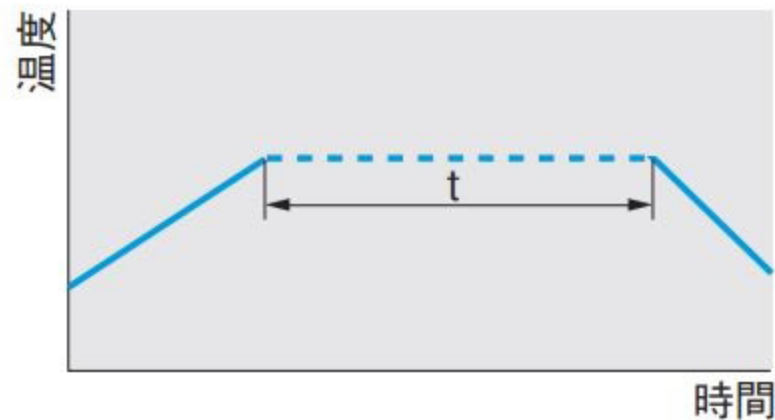


設定温度に到達後、任意の設定時間(最大99時間59分)経過後に自動停止します。

### ■1ステッププログラム運転

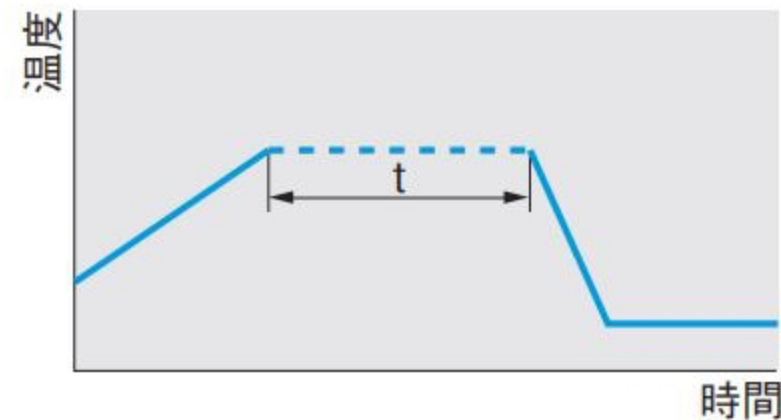

設定温度に到達後、任意の設定時間(最大99時間59分)経過後にあらかじめ設定していた別の温度で定値運転をします。

### ■24時間周期プログラム運転

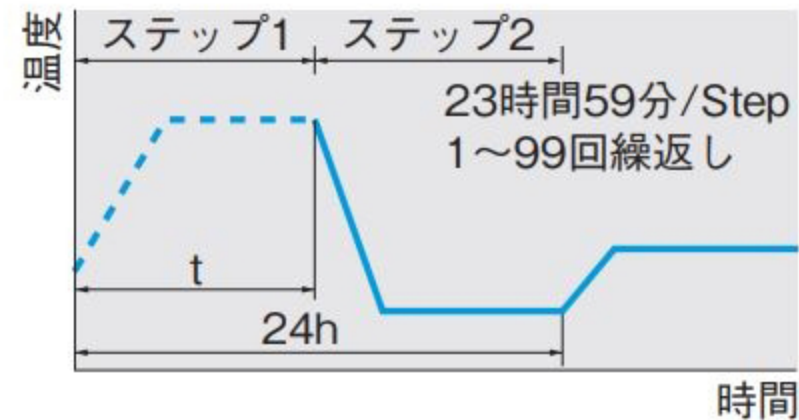

2ステップを24時間周期で繰り返した後、あらかじめ設定しておいた保存温度で定値運転します。