

ストーム オートクレーブ

STORM AC

オートクレーブ対応 ゴーグル

やわらかいフレームが顔に心地よくフィット。プラチナコーティングは、AC後も防曇効果長続き。現場での様々なストレスを解消します。

†PLATINUM®



クイックリリース バックル

1663701JP • クリア

推奨用途：

- 医療薬品製造など、無菌操作区域における作業
- 目視検査工程などにおいて、眉毛、まつ毛の落下、遺物混入の予防
- 原薬、中間体などの粉体を取扱う作業

- + ACしても防曇効果長続きの †PLATINUM® プラチナコーティング
- + ジャパンフィット
- + 眼鏡の上から着用可能
- + 無気孔
- + クイックリリース バックル

bolle
SAFETY

ストーム オートクレーブ

STORM AC

オートクレーブ対応 ゴーグル

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
STORM AC ストーム オートクレーブ	 クリア	1663701JP	ANSI	Z87+U6	Z87+D3	プラチナ [®]

オートクレーブ耐久性データ

20分121°C 4 Very Good 3 Good 2 Bad 1 Very Bad

回数	総合	快適さ	レンズ	フレーム	ストラップ	回数	総合	快適さ	レンズ	フレーム	ストラップ
1	4	4	4	4	4	21	3	4	4	3 [※]	4
2	4	4	4	4	4	22	3	4	4	3 [※]	4
3	4	4	4	4	4	23	3	4	4	3 [※]	4
4	4	4	4	3 [※]	4	24	3	4	4	3 [※]	4
5	3	4	4	3 [※]	4	25	3	4	4	3 [※]	4
6	3	4	4	3 [※]	4	26	3	4	4	3 [※]	4
7	3	4	4	3 [※]	4	27	3	4	4	3 [※]	4
8	3	4	4	3 [※]	4	28	3	4	4	3 [※]	4
9	3	4	4	3 [※]	4	29	3	4	4	3 [※]	4
10	3	4	4	3 [※]	4	30	3	4	4	3 [※]	4
11	3	4	4	3 [※]	4	31	3	4	4	3 [※]	4
12	3	4	4	3 [※]	4	32	3	4	4	3 [※]	4
13	3	4	4	3 [※]	4	33	3	4	4	3 [※]	4
14	3	4	4	3 [※]	4	34	3	4	4	3 [※]	4
15	3	4	4	3 [※]	4	35	3	4	4	3 [※]	4
16	3	4	4	3 [※]	4	36	3	4	4	3 [※]	4
17	3	4	4	3 [※]	4	37	3	4	4	3 [※]	4
18	3	4	4	3 [※]	4	38	3	4	4	3 [※]	4
19	3	4	4	3 [※]	4	39	3	4	4	3 [※]	4
20	3	4	4	3 [※]	4	40	3	4	4	3 [※]	4

※わずかな変色

レンズ

- ・2.2mmポリカーボネイト
- ・レンズ両面プラチナコーティング（クリア）
- ・99.99% UV385 - クリアレンズ

保管方法

保管方法：直射日光が当たる場所、超高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護メガネの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することを勧めます。

マテリアル

レンズ	PC - 2.2mm ベースカーブ 4
フレーム	TPR
ストラップ	シリコン（クイックリリース バックル）

テクノロジー

PLATINUM[®]

合格が難しいと言われる EN166 規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチーマーで2分程度蒸気をあててもくもりません
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理^{※1}でもくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※ 上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・性能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事。通常この処理でコーティング効果は消失すると言われてます。

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セイフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY