

## 組立説明書



## 注意

- 作業は必ず二人以上で行ってください。
- 作業は怪我をしないよう、十分注意して行ってください。





## 確認

- 組立作業に必要な組立場所を確保してください。(屋内で床が平滑であることが必要です。)
- 組立場所の床にはダンボールや毛布などを敷いて、床が傷つかないようにしてください。
- 部品や付属品を確認してください。(部品リスト 参照)
- 組立作業に必要な工具を用意してください。(組立に必要な工具 参照)

## 部品リスト


記号	部品名	数量
①	本体	1
②	脚部	2
③	固定ボルト	4
④	固定ナット	4
⑤	化粧キャップ	4

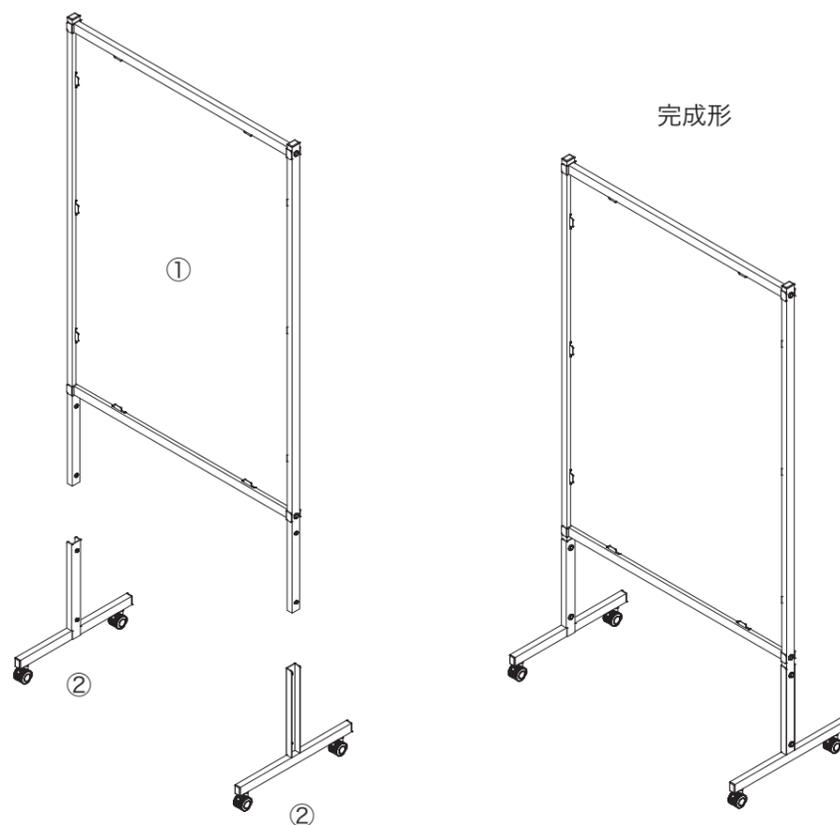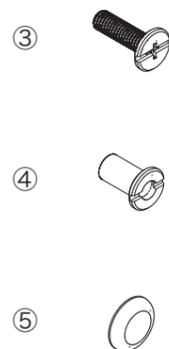

例：HBC-1709

## 組立に必要な工具

プラスドライバー × 1本

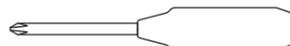

## 1. 脚部の取り付け

1-1. 本体に 脚部を取り付けます。

まず、図のように本体の左右の角パイプに脚部を内側から はめ込みます。

例：HBC-1709

1-2. 本体左右の外側の穴に固定ナットを差し込み、


内側の脚部の穴に固定ボルトを差し込みます。

1-3. 固定ナットを指先で押さえながら

固定ボルトをプラスドライバーで締めます。

はじめに各々のボルトを軽く締め

最後にしっかり締め付けてください。

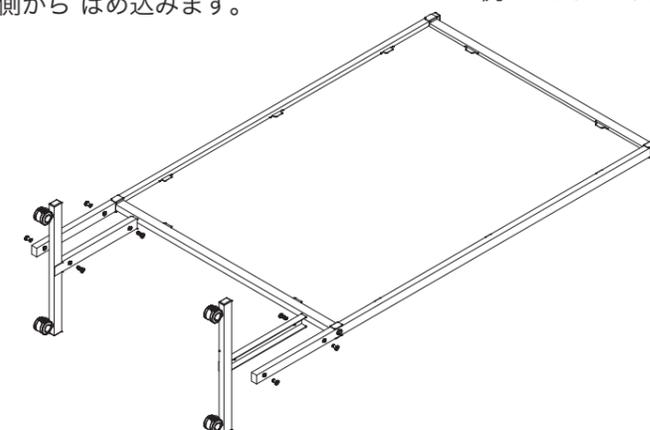


使用部品

C：固定ボルト × 4本

D：固定ナット × 4本

使用工具

プラスドライバー

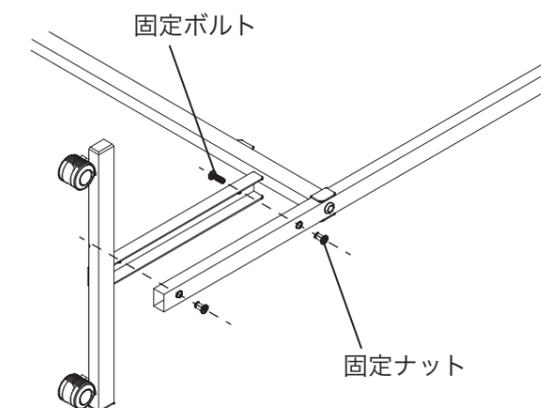

## 2. 化粧キャップの取り付け

2-1. 固定ボルトと固定ナットの頭に


化粧キャップを取り付けます。

化粧キャップを指先で押して、しっかり

はめ込んでください。

使用部品

D：化粧キャップ × 4個

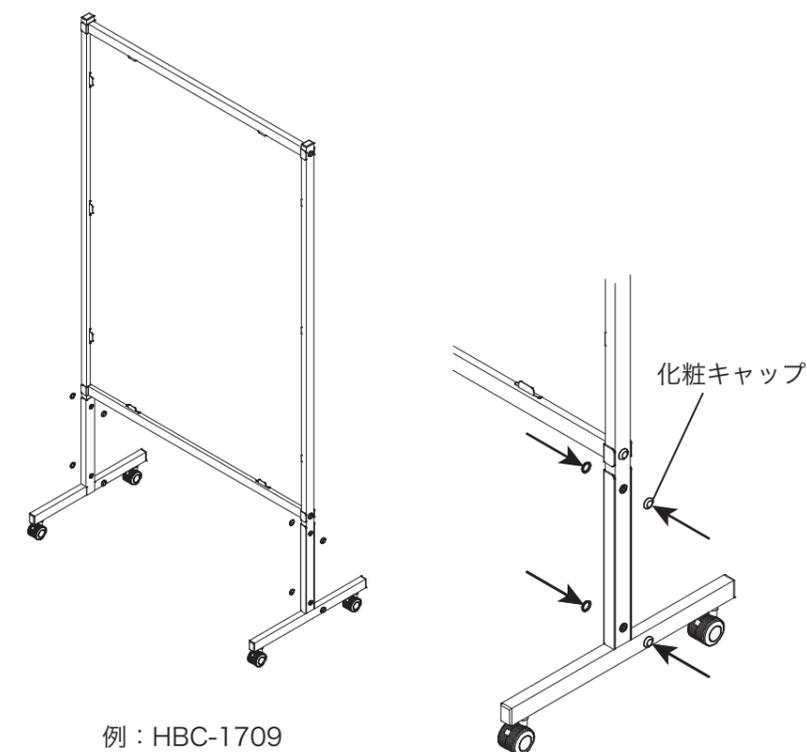

例：HBC-1709