

7.保証について

(保証内容のご確認)

- この取扱説明書は、無料修理規定に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

(保証期間について)

| | | |
|----|-------------|--------------------------------|
| 1年 | 外観 表面仕上げ | 塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗 |
| 1年 | 電気部品 | 照明器具、スイッチ、ACアダプター、コンセント、モーターなど |
| 2年 | 機構部 可動部 | 引出・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障 |
| 3年 | 構造体 | 強度・構造体にかかわる破損 |

(無償修理規定)

- 1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼り付けラベルなど注意書に従った正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は無料修理をさせていただきます。その際、部材交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により商品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
 - 2.お買い上げ日から補償期間中に故障が発生した場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障にきましては、有料で修理させていただきます。
 - 4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。
 - (a)本書のご提示がない場合
 - (b)消耗部品(弊社指定部品)の交換
 - (c)第三者から転売・譲渡を受けた場合
 - (d)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
 - (e)故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
 - (f)加工・改造、不当な修理による故障または破損
 - (g)野外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
 - (h)使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさび、カビの発生
 - (i)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
 - (j)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
 - 5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店までご相談ください。
 - 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 7.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- *予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

販売店

アズワン株式会社

1.安全上の注意

警告

- お客様で、解体や移設・レイアウト変更をしないでください。施工が不十分ですと、破損や店頭によりケガをする原因になります。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
- 転倒防止金具は絶対に外さないでください。転倒によるケガの原因になります。
- 壁面に設置する商品ですので、地震対策のために壁固定金具(オプション)で本体を壁固定してください。島置きをされる場合は販売店にご相談ください。地震などの揺れによる転倒の恐れがあります。
- 本体を並べて使用する場合は、上下・横連結されていることを確認してください。連結されていない場合は使用せず、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 収納するときは、トレーや薬品庫にバランスよく収納してください。輸液等の重いものは、下段に収納することをお勧めします。上段や手前に偏った収納をすると、転倒する恐れがあります。
- 商品を廃棄するときは、消却しないでください有害なガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼす原因になります。商品を廃棄するときは専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。


注意

- 健康に影響を及ぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は歓喜や通風を十分に行ってご使用ください。この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。ケガや故障・破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。転倒によるケガの原因になります。
- この商品と収納物の重量に耐えられない場所には、設置しないでください。転倒によるケガ・破損の原因になります。
- 設置の際は本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。前傾した状態で設置すると扉が開いたり、トレーが飛び出たり、本体が倒れてきて、ケガをするおそれがあります。
- 運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)転倒や破損によりケガをする原因になります。
- ストーブなどの火気を近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。

材料キャビネット 取扱説明

MEDICAL STAFF STATION

Basic Series Cabinet

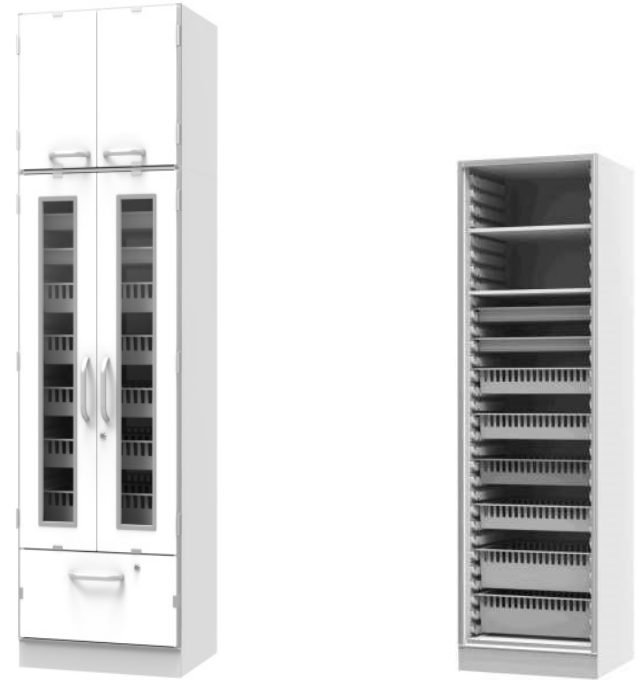

- ケガをする原因になります。
- 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れしないでください。(特にお子様にご注意ください。ケガをする原因になります。)
- 耐荷重(下表の数値)を超えて、ものをのせないでください。全面に均等にのせた場合の耐荷重

| | |
|-----------------|-------|
| H50 600*400トレー | 5kgf |
| H100 600*400トレー | 10kgf |
| H160 600*400トレー | 10kgf |
| 薬品庫 | 5kgf |
| 棚板 600*400 | 10kgf |
| H50 400*300トレー | 5kgf |
| H100 400*300トレー | 5kgf |

- トレーや薬品庫がたわんで物が落下し、ケガや破損の原因になります。
- 貴重品を入れしないでください。簡易施錠ですから、工具などによる破壊には耐えられません。
- 施錠するときは、すべてのガラス扉やシャッターが完全に閉まっていることを確認してから施錠してください。ガラス扉やシャッターが少しでも開いているとキーが回っても施錠されない場合があります。
- ガラス瓶などの割れ物や薬品を収納するときは、破損したり薬品がもれたりしないように十分な保護対策を行ってください。収納物が破損したり、薬品がもれたりして、ケガや商品の変形などの原因になります。
- 精密機器やその他の危険物を収納しないでください。収納物の落下によるケガや破損・故障の原因になります。

- 専用のオプションパーツ以外は取付けないでください。落下して破損したり、ケガをする原因になります。
- 商品の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかたり、ぶら下がったりしないでください。(特にお子様にご注意ください。)転倒や転落によるケガの原因になります。

2.安全に使用いただくための注意

- トレーを引出した状態で、上から押さえたり、もたれかかつたりしないでください。
本体の転倒やトレーの破損によるケガの原因になります。
- トレーに登らないでください。
トレーが外れたり、本体が倒れてケガの原因になります。
- トレーが変形した状態で使用しないでください。
落下や転倒によるケガの原因になります。
- トレーや薬品庫に傷や欠けが生じたときは、すぐに取り換えてください。
そのまま使用していると、破損しやすくなり、ケガをする恐れがあります。
- 可動部は注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 商品の分解や改造はしないでください。
ケガや故障の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒によるケガの原因になります。早めに締め直してください。
- アジャスターや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、商品の破損により、ケガをするおそれがあります。
- 商品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。
誤った使い方や事故を防止するためのもので、ラベルがなくなったり、剥がれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。
- 麻薬・劇薬の管理に使用される場合は管轄の地方厚生局の指導に基づきご判断ください。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

3.末永く使用いただくための注意点

- この商品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび、変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形(反り)、ネジ類が錆びるおそれがあります。
- 収納物がトレーや棚板からはみ出さないようにしてください。また、トレーを確実に収納してください。
シャッター・扉の開閉や施錠の妨げになったり、トレーの破損・故障のおそれがあります。
- 収納物がトレーの後部や側面からこぼれ落ちないようにしてください。
トレーの開閉や施錠の妨げになったり、故障や破損のおそれがあります。
- ガラス扉でトレーを押し込まないでください。
ガラス扉の破損の原因になります。
- ガラス扉やシャッターを開けたままで、キーを施錠位置にして、閉めないでください。
鍵がかかってしまったり、施錠装置が破損する原因になります。
- キーを持ってガラス扉やシャッターを開閉しないでください。
商品が傷ついたり、鍵が破損する原因になります。
- キーに無理な力を加えて回さないでください。
鍵が破損する原因になります。
- シリンダー錠の鍵穴に、油や粘度のある液体を入れしないでください。
誤操作の原因になります。
- スペアキーは施錠する本体の中には入れないでください。
万が一の紛失に備えて、必ず別の所に保管してください。
- キーを紛失したときは、鍵番号を確認の上、お買い上げの販売店へ合鍵の作成をご注文ください。鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。
- 使用開始後、トレーや棚板に収納した物の重量や床の状態により、本体に歪みが出て、扉やシャッター・トレーと本体との隙間が目立ったり、こすれてきたりすることがあります。その時は再度、本体のレベルを調整してください。
- 時々、ボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- 薬品庫のテンキーが故障した場合は勝手に分解せずに、販売店に連絡の上、修理依頼をしてください。

4.使い方

- 鍵の使い方
ガラス扉タイプの場合
(鍵のかけ方・施錠)
鍵穴にキーを差し込み、反時計回りに180°回すと鍵がかかります。
(鍵のかけ方・開錠)
鍵穴にキーを差し込み、時計回りに180°回すと鍵が開きます。
(扉開閉時のご注意)
施錠・開錠した後は、必ずキーを抜いてからガラス扉を開閉してください。

シャッター扉タイプの場合

- (鍵のかけ方・施錠)
扉を確実に閉めて
鍵穴にキーを差し込み、反時計回りに90°回すと鍵がかかります。
(鍵のかけ方・開錠)
鍵穴にキーを差し込み、時計回りに90°回すと鍵が開きます。

●トレーの使い方

- a. 注意点
○トレーの出し入れは、ゆっくり動かしてください。
勢いよく行くと、トレーの破損や本体が動いて物が落下し、ケガをする恐れがあります。またトレー・ストッパーが脱落する恐れがありますのでご注意ください。
○トレーは1段ずつ引き出してください。
同時に2段以上引き出すと、転倒の恐れがあります。
- b. トレーの引出方
トレーはゆっくりと手前に引き出してください。
- c. トレーの抜き方
トレーをストッパーに当たるまで、ゆっくり引出してください。
トレーの奥を少し持ち上げて、手前に引き抜いてください。

d. トレーの入れ方

トレーをトレー受けのレールとレールの間に入れてストッパーに当たるまでゆっくり押し込んでください。
トレーのストッパー樹脂を外さないでください。
トレーの手前を少し持ち上げて奥まで入れてください。

●シャッターの開け方

中間取っ手を両手で持って、シャッターを持ち上げて開いてください。

5.お手入れの仕方

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.薄めた中性洗剤につけて布を固く絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭きとってください。
(汚れを落とすときの注意)
水に濡れたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

6.故障かなと思ったら

| 不都合項目 | 対処方法 |
|-------------------------|--|
| 扉が閉まらない シャッターが閉まらない | 収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げて入る物を取り除いてください。それからトレーを収納してください。 |
| シャッターが上がらない | 収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーのからはみ出してシャッターの動きを妨げている可能性があります。販売店に修理依頼してください。 |
| 扉のガラスが割れた シャッターがつぶれた | 販売店に修理依頼してください。 |
| 本体がぐらぐらする | アジャスターを調節して、本体を水平にしてください。 壁固定が外れている可能性があります。きっちり固定されているか確認してください。 |
| 施錠できない | ガラス扉やシャッターが開いていることが考えられます。 ガラス扉やシャッターをきっちり閉めてください。 本体に歪みが出ていることが考えられます。アジャスター調整をして、本体を水平にしてください。 |
| トレーが奥まで入らない | 収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げて入る物を取り除いてください。それからトレーを収納してください。 |
| トレーが引き出せない | 収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げて入る物を取り除いてください。それからトレーを引出してください。 |
| 金庫のテンキーが動かない | 電池交換してください。 電池交換しても作動しない場合は販売店経由で新品の購入をしてください。テンキーは消耗品ですので、メーカー修理は対応しておりません。(保障期間中は無償です。) |