

7.保証について

(保証内容のご確認)

●この取扱説明書は、無料修理規定に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

(保証期間について)

1年	外観 表面仕上げ	塗装および樹脂部品の变色・退色、レザー・クロスの摩耗
1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタコンセント、モーターなど
2年	機構部 可動部	引出・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

(無償修理規定)

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼り付けラベルなど注意書に従った正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は無料修理をさせていただきます。
その際、部材交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。
また、弊社の判断により商品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から補償期間中に故障が発生した場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障にきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合には有料となりますのでご了承ください。
(a)本書のご提示がない場合
(b)消耗部品(弊社指定部品)の交換
(c)第三者から転売・譲渡を受けた場合
(d)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
(e)故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
(f)加工・改造、不当な修理による故障または破損
(g)野外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
(h)使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさび、カビの発生
(i)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
(j)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店までご相談ください。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

7.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

*予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

販売店

アズワン株式会社

アルミ搬送カート 取扱説

MEDICAL SYSTEM FURNITURE

Alumi Cart



1.安全上の注意点

警告

- 収納するときは、トレーや薬品庫にバランスよく収納してください。
輸液等の重いものは、下段に収納することをお勧めします。
上段や手前に偏った収納をすると、転倒する恐れがあります。
- 商品を廃棄するときは、消却しないでください有害なガスが発生するなど、周囲に危険を及ぼす原因になります。
商品を廃棄するときは専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 走行は進行方向に向かって押す
カートの走行は、カートの持ち手をもって進行方向に向かって押してください。
カートを引くと、足のかかととぶついたり足を踏んだりして怪我の原因になります。
- 急カーブを切らない
本体が倒れたり怪我や内容物、床を破損する原因になります。

注意

- 健康に影響を及ぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は歓喜や通風を十分に行ってご使用ください。
この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。
ケガや故障・破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
転倒によるケガの原因になります。
- この商品と収納物の重量に耐えられない場所には、設置しないでください。
転倒によるケガ・破損の原因になります。
- 移動させるときは、天板やトレーに載せているものが落下しないように、十分注意してキャスターのロックを解除して、長手方向に移動させてください。
移動させるときは、床の段差や溝に注意しておこなってください。
キャスターをロックした状態で移動させると商品の転倒や、床を傷つけるおそれがあります。キャスターの破損の原因にもなります。
- 運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
(特にお子様にご注意ください。)
転倒や破損によりケガをする原因になります。
- ストーブなどの火気を近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。


- ケガをする原因になります。
 - 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。
ケガをする原因になります。
 - 耐荷重(下表の数値)を超えて、ものをのせないでください。
全面に均等にのせた場合の耐荷重
- | | |
|-----------------|-------|
| H50 600*400トレー | 5kgf |
| H100 600*400トレー | 10kgf |
| H160 600*400トレー | 10kgf |
| 薬品庫 | 5kgf |
| 棚板 600*400 | 10kgf |
| H50 400*300トレー | 5kgf |
| H100 400*300トレー | 5kgf |
- トレーや薬品庫がたわんで物が落下し、ケガや破損の原因になります。
 - 貴重品を入れないでください。
簡易施設ですから、工具などによる破壊には耐えられません。
 - ガラス瓶などの割れ物や薬品を収納するときは、破損したり薬品がもれたりしないように十分な保護対策を行ってください。
収納物が破損したり、薬品がもれたりして、ケガや商品の変形などの原因になります。
 - 精密機器やその他の危険物を収納しないでください。
収納物の落下によるケガや破損・故障の原因になります。
 - 専用のオプションパーツ以外は取付けないでください。
落下して破損したり、ケガをする原因になります。
 - 商品の上に立ち上がったたり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。(特にお子様にご注意ください。)
転倒や転落によるケガの原因になります。

2.安全に使用いただくための注

- トレーを引出した状態で、上から押さえたり、もたれかかったりしないでください。
本体の転倒やトレーの破損によるケガの原因になります。
- トレーに登らないでください。
トレーが外れたり、本体が倒れてケガの原因になります。
- トレーが変形した状態で使用しないでください。
落下や転倒によるけがの原因になります。
- トレーや薬品庫に傷や欠けが生じたときは、すぐに取り換えてください。
そのまま使用していると、破損しやすくなり、ケガをする恐れがあります。
- 可動部は注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 商品の分解や改造はしないでください。
ケガや故障の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒によるケガの原因になります。早めに締め直してください。
- キャスターや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、商品の破損により、ケガをするおそれがあります。
- 商品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。
誤った使い方や事故を防止するためのものです。ラベルがなくなったり、剥がれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

4.使い方

- キャスターの操作の仕方
キャスターにはストッパーがあります。
ストッパーを足で踏み込むとキャスターはロック状態(首振りも止まる)になり、引き上げるとフリー状態になります。

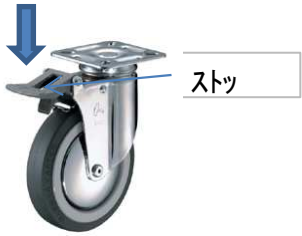

- 施錠するときは、シャッターが完全に閉まっていることを確認してから施錠してください。
シャッターが少しでも開いているとキーが回っても施錠されない場合があります。

- トレーの使い方
 - a. 注意点
○トレーの出し入れは、ゆっくり動かしてください。
勢いよく行くと、トレーの破損や本体が動いて物が落下し、ケガをする恐れがあります。またトレーストッパーが脱落する恐れがありますのでご注意ください。
○トレーは1段ずつ引き出してください。
同時に2段以上引き出すと、転倒の恐れがあります。
 - b.トレーの引出方
トレーはゆっくりと手前に引き出してください。
 - c.トレーの抜き方
トレーをストッパーに当たるまで、ゆっくり引出てください。
トレーの奥を少し持ち上げて、手前に引き抜いてください。
 - d.トレーの入れ方
トレーをトレー受けのレールとレールの間にに入れてストッパーに当たるまでゆっくり押し込んでください。
トレーのストッパー樹脂を外さないでください。
トレーの手前を少し持ち上げて奥まで入れてください。

5.お手入れの仕方

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.薄めた中性洗剤につけて布を固く絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭きとってください。
(汚れを落とすときの注意)
水に濡れたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

3.末永く使用いただくための注意

- この商品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび、変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形(反り)、ネジ類が錆びるおそれがあります。
- 収納物がトレーや棚板からはみ出さないようにしてください。また、トレーを確実に収納してください。
- 収納物がトレーの後部や側面からこぼれ落ちないようにしてください。
- 時々、ボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- キャスターは使用状況(走行頻度・搭載加重)により耐久性が変わって来ます
水分のある床で使用しますと、劣化して強度が低下する可能性がありますので水分のある床等での使用は避けてください。キャスターが劣化しますと走行に支障をきたしますので、早めの交換をお勧めします。交換は有償になります。
- 収納物がトレーや棚板からはみ出さないようにしてください。また、トレーを確実に収納してください。
シャッター・扉の開閉や施錠の妨げになったり、トレーの破損・故障のおそれがあります。
- キーに無理な力を加えて回さないでください。鍵が破損する原因になります。
- シリンダー錠の鍵穴に、油や粘度のある液体を入れないでください。
誤操作の原因になります。
- スペアキーは施錠する本体の中には入れないでください。
万が一の紛失に備えて、必ず別の所に保管してください。

- キーを紛失したときは、鍵番号を確認の上、お買い上げの販売店へ合鍵の作成をご注文ください。鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。
- 使用開始後、トレーや棚板に収納した物の重量や床の状態により、本体に歪みが出て、扉やシャッター・トレーと本体との隙間が目立ったり、こすれてきたりすることがあります。その時は再度、本体のレベルを調整してください。

6.故障かなと思ったら

不都合項目	対処方法
移動させるときに商品が重い	キャスターのストッパーがロック状態になっていることが考えられますのでキャスターのストッパーをフリー状態にしてください。
	キャスターにゴミや糸くずなどが絡まっていることが考えられますので絡まっている場合は取り除いてください。
キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする	キャスターにゴミや糸くずなどが絡まっていることが考えられますので絡まっている場合は取り除いてください。
キャスターがぐらぐらする	固定ネジが外れている(緩んでいる)可能性があります。きっちり固定されているか確認してください。 緩んでいる場合はネジを締めてください。
キャスターが破損している。	使用を中止して販売店に連絡して修理依頼をしてください。
シャッターがつぶれた	販売店に修理依頼してください。
トレーが奥まで入らない	収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げて入る物を取り除いてください。それからトレーを収納してください。
トレーが引き出せない	収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げて入る物を取り除いてください。それからトレーを引出してください。
シャッターが閉まらない	収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーの動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げて入る物を取り除いてください。それからトレーを収納してください。
シャッターが上がらない	収納物がはみ出したり、毀れ落ちたりしてトレーのからはみ出してシャッターの動きを妨げている可能性があります。販売店に修理依頼してください。