


A型


左右のショック装置

上部のショック装置(右)
は小容量で逆にしても落
ちないものを落とす。

下部のショック装置(左)
はフタに付いた溶液を落
とす。

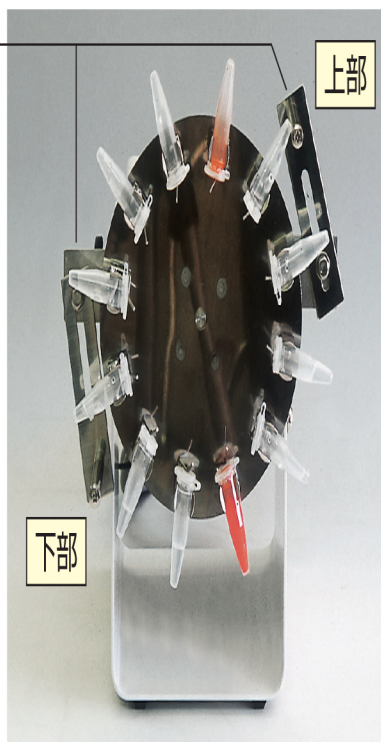

ショック装置おしりペンペンA型

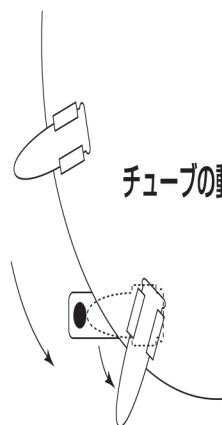

チューブの動き概要図

K型



ショック装置おしりペンペンK型

- 指先でピンピンとはじく仕草をします。
- 回転板のチューブ12本を垂直にたてたままではじき攪拌します。

ビーズが沈まず

タンパクがきれいに検出できて驚いた

ユーザーから

「マグネットビーズを使った免疫沈降実験の際、今までのローテーターではビーズが沈降し、攪拌効果が悪かったのに対し、ショック装置付きローテーターではビーズの攪拌効率がよく回収率の劇的な向上(約10倍)が見られました。」との声が届いております。

