


# タイマー取扱説明書

## ● 各部の名称とはたらき

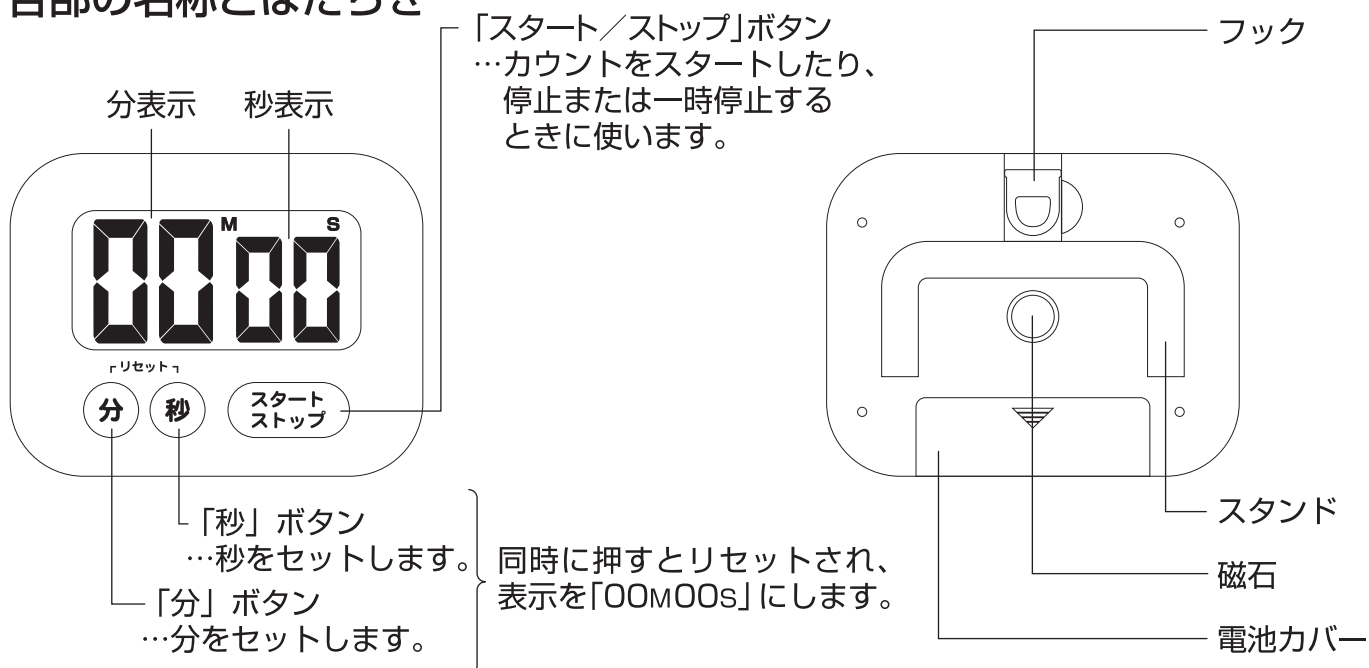

## ● 操作説明

### カウントダウン機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし、表示を「00M00s」にします。
- 2) 「分」ボタンを押して分をセットします。押し続けると早く進みます。
- 3) 「秒」ボタンを押して秒をセットします。押し続けると早く進みます。
- 4) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約1分間鳴ります。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止めることができます。  
(リピート機能：アラームを止めるとき「スタート/ストップ」ボタンを押すと、元のセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

### カウントアップ機能

- 1) 「分」ボタンと「秒」ボタンを同時に押してリセットし、表示を「00M00s」にします。
- 2) 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 3) どのボタンを押しても、カウントアップを止めることができます。

## ■ 電池交換 (使用電池：単4形乾電池 × 1個)

電池容量が少なくなってきましたと、表示が薄くなったり、誤作動および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなる事があります。電池交換の目安にしてください。電池交換は以下の手順でおこなってください。

- 1) 電池カバーを矢印の方向にスライドさせて取りはずします。

- 古い電池を抜き取り、新しい電池の極性（+・-）を正しく入れます。  
※電池の極性を間違えると液漏れ等が発生するおそれがありますのでご注意ください。  
※電池セットが不完全だと正常に使用できない場合があります。
- 電池カバーを閉じます。  
※電池を廃棄するときは、お住まいの自治体の指示に従ってください。

## ■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間作動します。

（1日30秒アラームを鳴らした場合）

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

## ■ 仕様

表示方法	液晶デジタル	4桁
アラーム鳴動時間	約1分間	
最大セット時間	99分59秒	
カウントアップ最大計測時間	99分59秒	
動作温度範囲	0~50℃	
使用電池	単4形乾電池	×1個

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## ■ 取り扱い上のご注意

- 高温、多湿や磁気の多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をふきんにつけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

### ⚠ 電池についての警告

- ショートさせたり、分解、加熱はしないでください。また、火中に投げないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

### ⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。

- ※ 電池の極性（+・-）を正しく入れてください。
- ※ 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
- ※ 長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。