



■ ガラス器具構成図 (AFR-DX タイプ)

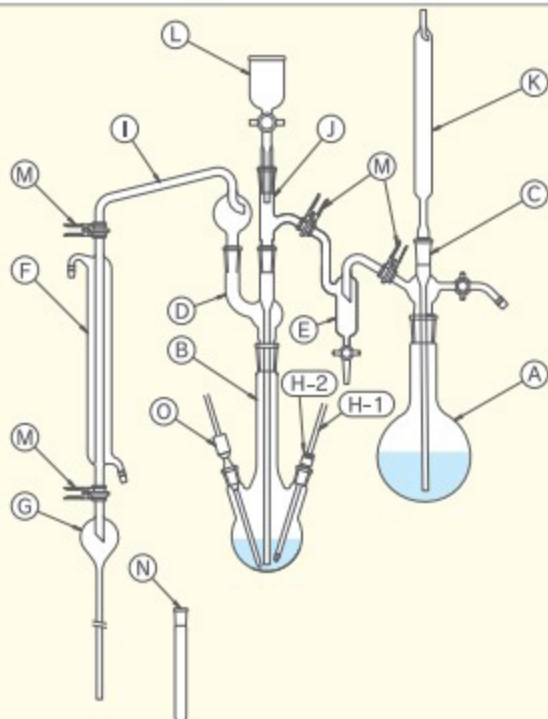

アンモニア・シアン・フェノールの蒸留には
①②③を外して専用ガラス器具(別売器具)
のご使用をおすすめします。

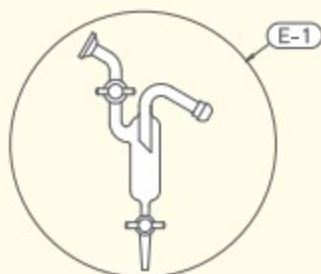


■ ガラス器具部品 (AFR-DX タイプ)

図 番	品 名	規 格	コード No.	備 考
A	水蒸気発生フラスコ	1000mL $\phi 29/42$	2115-51	※
B	ケルダールフラスコ	500mL (三口) $\phi 24/40 \times \phi 15/25 \times \phi 15/25$	2115-52	※
C	連結導入管 水蒸気フラスコ用	$\phi 19/38 \times \phi 29/42 \times \phi 19$ (突沸防止用テフロンコック付)	2115-53C	※
D	連結導入管 ケルダールフラスコ用	$\phi 19/38 \times \phi 19/38 \times \phi 24/40$	2115-54	※
E	トラップ	テフロンコック付 $\phi 19 \times \phi 19$	2115-55	※
F	冷却器 (リービッヒ)	銅長 300mm $\phi 19 \times \phi 19$	2115-56	※
G	逆流止め	$\phi 19$	2115-57	※
H-1	赤液棒状温度計	0 ~ 200℃ 40cm	2115-58-1	※
H-2	温度計アダプター	$\phi 15/25$ テフロン製	2115-58-2	※
I	トラップ球	$\phi 19/38 \times \phi 19$	2115-59	※
J	枝付連結管	$\phi 19/38 \times \phi 19/38 \times \phi 19$ (球面)	2120-51	※
K	トラップ管	370mm $\phi 19/38$	2115-61-1	※
L	注入ロート	$\phi 19/38$ テフロンコック付	2120-52	※
M	球面用クランプ	$\phi 19$ (SUS304)	2011-57	
N	温度センサー収納ケース	ガラス製 $\phi 15/25$	2115-64	※
O	温度センサー	熱電対 $\phi 15/25$ (掘り合わせ部ガラスにて完全密封)	2115-62	
P	蒸留フラスコ	500mL (一口) $\phi 24/40$	2120-53	別売
Q	連結導入管 (アンモニア・フェノール用)	$\phi 19/38 \times \phi 19/38 \times \phi 24/40$ 350mm	2120-54	※
R	連結導入管 (シアン用)	$\phi 19/38 \times \phi 19/38 \times \phi 24/40$ 300mm	2120-55	※
	有栓メスシリンダー	250mL	2011-58	※
E-1	トラップ (ストップコック付)	テフロンコック付 $\phi 19 \times \phi 19$	2115-55-1	※

備考欄の※印は標準ガラス部品です。ガラス器具は全て透明掘りです。

■ ガラス器具構成図 (別売器具)

●アンモニア・シアン・フェノール用

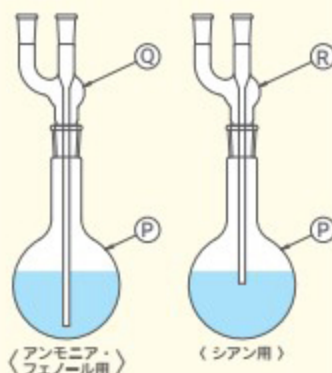

■別売器具の用途

アンモニア・シアン・フェノール蒸留には
上記器具を別途揃えられと便利です。

- 蒸留フラスコ500mL(一口)共通 (P)
- 連結導入管(アンモニア・フェノール用) (Q)
- 連結導入管(シアン用) (R)