


# ノンフロン冷蔵庫 IRJD-9A

## 取扱説明書

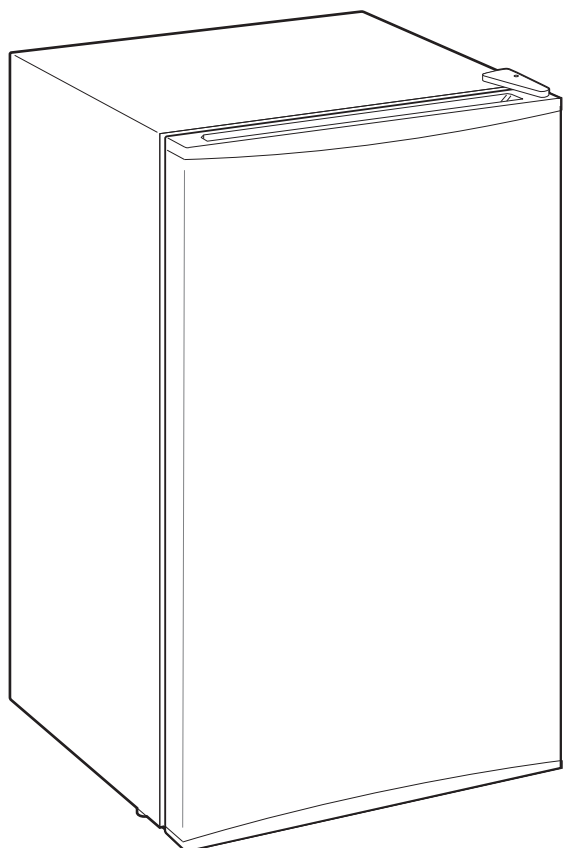

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

### 保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## もくじ

### ご使用前に

安全上の注意 .....	2
使用上の注意 .....	5
各部の名称 .....	6

### 取り扱いかた

準備 .....	7
使いかた .....	9
部品の取り外しかた・取り付けかた .....	10
お手入れ .....	11
移動・運搬するときは .....	12

### こんなときには

故障かな?と思ったら .....	13
仕様 .....	15
保証とアフターサービス .....	15
保証書 .....	裏表紙

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取り  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使う  
火災の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。



- 乳幼児に電源プラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。
- 移動時に電源コードを引っ張らない  
火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 設置時に冷蔵庫を電源プラグに押し付けない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、はさみ込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、アイリスコールへお問い合わせください。

### 安全に設置する



- 水平で安定した場所で使用する  
不安定な場所で使用すると、ドアの開閉などで転倒し、けがや火災の原因になります。
- 地震に備えて、転倒防止処置をする  
転倒すると、けがや火災の原因になります。
- 風通しが良いところに、すき間を空けて設置する  
せまい場所に設置すると、過熱の原因になるだけでなく、冷媒がもれ出したときは、滞留して発火・爆発の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。  
【異常の例】
  - ・ 異常な音やにおいがする
  - ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - ・ 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - ・ 運転中時々電源が切れる
  - ・ 触れるとピリピリ電気をを感じる➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



アースを  
接続

- **アースを取り付ける**  
アースを取り付けることをおすすめします。アースを取り付けないと、故障したり漏電したときに、感電のおそれがあります。

次のような場所で使用する場合は、法令でアース工事（D種接地工事）が義務付けられています。

- **湿気の多い場所**  
土間・コンクリート床・貯蔵室など
- **水気のある場所**  
洗い場など水を扱うところ  
水滴が飛び散るところ  
地下室など結露しやすいところ

※ アース線は別売りです。付属していません。



- **水気が多いところで使用する場合は、漏電遮断器を設置する**  
水気が多いところに設置する場合は、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。（ご家庭の分電盤に設置されていることがあります。）  
詳しくは、お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。




- **アース線は、ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しない**  
爆発・火災の原因になります。



- **冷却回路（配管）を傷つけない**
- **霜取りのとき、錐やナイフなど鋭利なものを使用しない**  
冷媒がもれると発火・爆発の原因になります。



- **可燃性のスプレーを近くで使用しない**  
引火・爆発の原因になります。

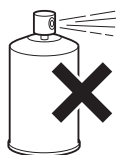

- **屋外で使用しない**  
故障して、ショートや火災の原因になります。



- **電気機器を入れたり、使用したりしないこと**  
感電や引火、爆発の原因になります。

- **可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない**  
接着剤・ベンジン・工業用アルコール・ライターのパンペなど、揮発性・引火性のあるものは入れないでください。引火・爆発のおそれがあります。

### 冷蔵庫の冷媒がもれたら 調理器具のガスがもれたら



- **冷蔵庫やコンセントに触れずに、窓を開けて換気する**  
引火して、発火・爆発の原因になります。

### 廃棄時は



- **廃棄などで保管するときは、必ずドアパッキンを外す**  
幼児の閉じ込め事故の原因になります。
- **廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す**  
放置すると、冷媒もれによる発火・爆発の原因になります。



水ぬれ禁止

- **風呂場など極端に湿度が高く、水がかかる可能性の高い場所では絶対に使用しない**
- **本体を水につけたり、水をかけたりしない**
- **上に水を入れた容器を置かない**  
火災・感電の原因になります。



分解禁止

- **分解・修理・改造しない**  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



- **上に乗ったり、重いものを載せたり、ドアにぶら下がったりしない**  
転倒してけがの原因になります。

# 安全上の注意 つづき



## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- 冷却器や冷却器内の食品・容器（特に金属製の容器）にぬれた手で触れない  
ぬれた手で触れるとくっついて、凍傷の原因になります。くっついてしまったときは、水をかけてはがすか、流水で洗い流してください。  
凍傷になったと思われるときは、医師の診断を受けてください。



- 冷却器にびん類を入れない  
中身が凍結により膨張してびんが割れ、けがの原因になります。
- 冷却器に炭酸飲料を入れない  
破裂するおそれがあります。



- 異臭がしたり、変質した食品は食べない  
腐敗のおそれがあり、健康を害する原因になります。



- 食品を棚の前端より前に出さない
- ドアポケットに収まらないものを無理に入れない  
引っかかって落下し、破損やけがの原因になります。



- 熱いものは入れない  
熱いものは、必ず冷めてから入れてください。ガラス棚は、急冷・急熱すると割れることがあります。



- 医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務用・特殊用途に使用しない  
保存品の劣化の原因になります。家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

## 移動・運搬・設置するときは



- 2人以上で、前面下部の調節脚と、背面上部をしっかり持つ  
前面下部の調節脚と、背面上部以外を持ち、手がすべるとけがの原因になります。
- 傷つきやすい床や、柔らかい床（クッションフロアなど）の上では、保護用の板を敷く  
床が傷付いたり凹んだりするおそれがあります。
- 中の食品はすべて取り出す  
落下して、破損・飛散・けがの原因になります。
- 水もれに注意する  
冷却器に付いた霜がとけると水がたれてくるので、床がぬれないように注意してください。



- 横倒しに置かない  
コンプレッサーや冷却回路が破損し、冷媒がもれると火災の原因になります。



- 露受けトレーを必ず冷却器の下にセットする  
冷却器についた霜がとけると水がたれてくるので、水もれの原因になります。

## お手入れのときは



- 棚の取り付けは確実にする  
落下すると、けがや保存物の破損の原因になります。



接触禁止

- 底面に手や足を入れない  
鉄板の端面でけがをするおそれがあります。
- 背面の機械部分に触れない  
やけど・けがの原因になります。




- 勢いよくドアを開閉しない  
転倒したり、指をはさんだりして、けがの原因になります。また、保存物が破損したり、落下したり、飛散したりするおそれがあります。
- 他の人がさわっているときは、ドアの開け閉めをしない
- ドア回転の支点部分に触れない  
指などをはさんでけがをするおそれがあります。

# 使用上の注意

- ドアを閉めた直後は、一時的にドアが開きにくくなります。  
2～3分ほどお待ちください。また、本体を片手で押さえながらゆっくりと開けてください。

ドアの左端を持つと、軽い力で開けることができます

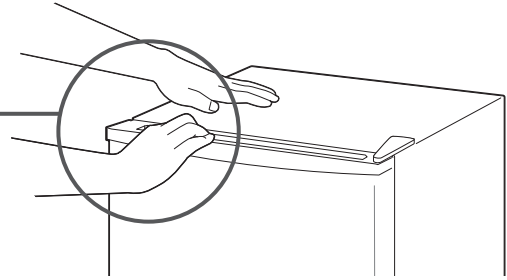

(庫内に入った空気が冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなるためです。  
パッキンの密閉が良いための現象で故障ではありません)

- ドア内側に小さな穴がありますが、不良ではありません。  
断熱材の発泡時に空気を抜くのに使用した穴です。  
(数か所あります。)
- 使い始めは、ドアを開けると構造材のにおいがすることがありますが、使用するにともない消えますので、そのまま使用してください。

## 停電のときは

- 庫内の温度を保つため、ドアの開閉・新たな食品の保存を控えてください。

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜き、2～3日ドアを開放して庫内を乾燥させてください。  
かびやにおいを防止するためです。
- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。  
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

## 冷蔵庫を廃棄するとき

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様が使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



- 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
- 幼児が遊ぶ場所に放置しない  
幼児が閉じこめられる危険があります。

この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が単独で機器を用いることを意図しておりません

子どもがこの機器で遊ぶことがないように、注意してください


# 各部の名称

## ■ 本体


### 冷却器

大量の氷や冷凍食品の保存には向きません。


※ 冷却器内は製氷エリアです。冷凍食品やアイスクリームなどを入れると、とけたり柔らかくなったりします。

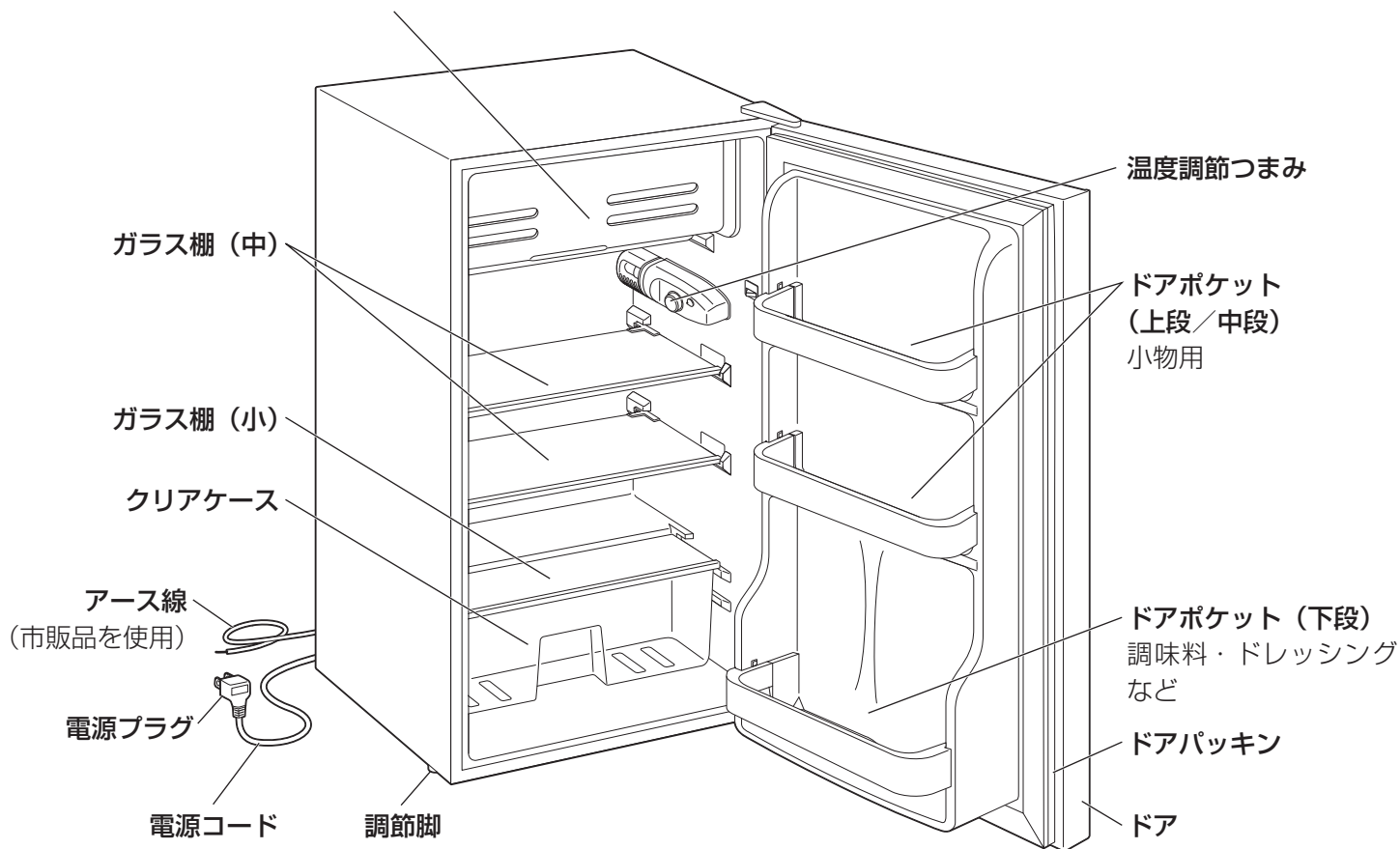

## ■ 付属品

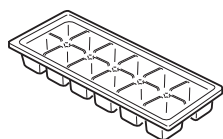

製氷皿

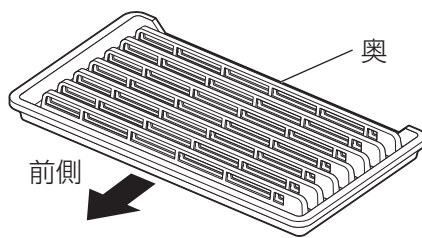

露受けトレイ


※ 必ず冷却器の下にセットしてください



転倒防止ベルト固定金具 ×2

※ 本体背面の上部に付属のネジで固定してください。

## ■ コントロールボックス

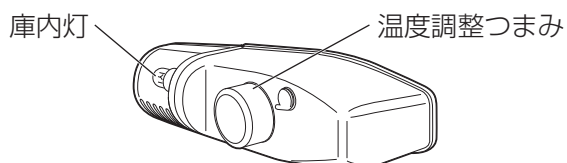

# 準備

- 設置する前に電源プラグを差し込まないでください。

## ■ 設置場所について

以下のような場所に設置してください。


### 水平で丈夫な床の上

- ・ 不安定な場所への設置は、振動や騒音の原因になります。
- ・ 熱による変形や変色の防止のため、じゅうたん・たたみ・塩化ビニル樹脂の床には保護用の板を敷いてください。

### 直射日光や暖房機器の熱の当たらないところ

#### 風通しの良いところ

- ・ 冷却能力の低下を防ぐため、風通しをよくして放熱してください。
- ・ 周囲から図の距離を空けてください。

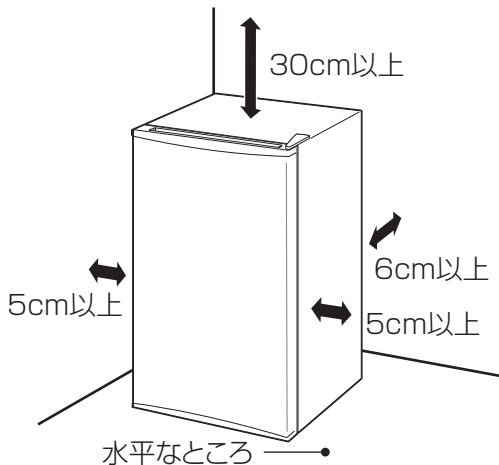

- ・ 右側は、ドアが必要十分に開くようにスペースをとってください。(5cm以上)
- ・ 右側に壁がある場合は、31cm以上開けてください。  
ドアを135度開けないと、お手入れのとき棚が取り出せません。

### ラジオやテレビから離れたところ

- ・ ラジオやテレビにノイズが入ることがあります。

### 電源プラグが掃除しやすいところ

- ・ 電源プラグのほこりは定期的にとってください。

### 湿気の少ないところ

### 腐食性ガスの発生しないところ

- ・ 配管が劣化・破損すると、冷媒もれの原因になります。


## ■ 設置

### 1 電源コードをはさみ込まないように本体を設置する


※ 電源プラグはまだ接続しないでください。

### 2 固定する

- ・ 調節脚（前側左1か所）を回して、がたつかないように固定してください。

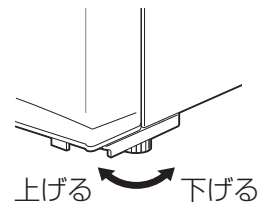


- ・ 地震で倒れないように、転倒防止処置をしてください。  
付属の転倒防止ベルト固定金具を本体背面上部にネジ（付属）で固定し、市販の転倒防止ベルトを取り付け、背面の壁などに固定します。

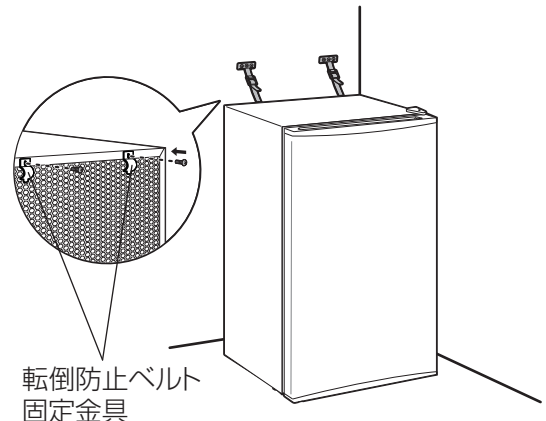

### 3 庫内の梱包材を外し、棚などの部品がしっかり取り付けられていることを確認する


### 4 水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませた柔らかい布をよく絞って、庫内をよく拭く

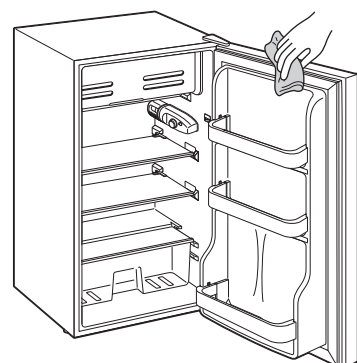

つづく→

## 5 冷蔵庫本体にアース線を取り付ける

- アース線は別売りです。アース線を取り付けることをおすすめします。(→P3)
- 市販のアース線を用意し、片方を本体背面下部にあるアース用ねじに、先端の導線部分(絶縁被覆のない部分)を巻きつけ、ねじを締めて固定してください。

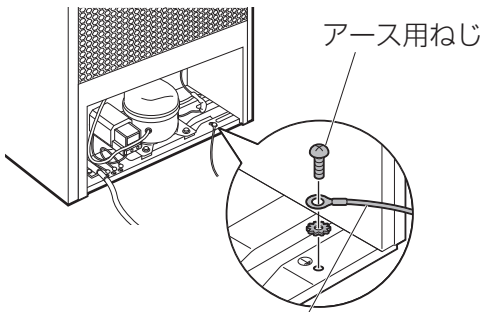


アース線(市販)  
軟銅線: 断面積2.0mm<sup>2</sup>以上  
(直径 1.6mm以上)

## 6 アース線をアースに接続する


### アース端子付きコンセントがある場合

- アース線のもう片方を、アース端子に固定します。
- ふた付きの場合はふたを開けて、つないでください。

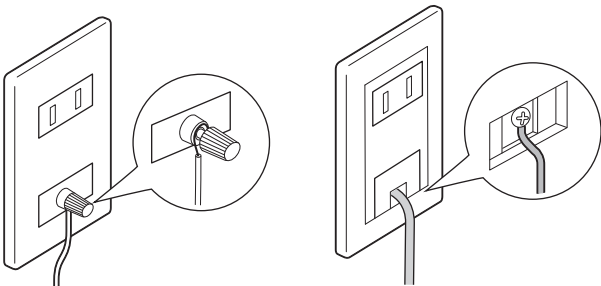


### アース端子付きコンセントがない場合

- アース棒の設置が必要です。販売店または電気工事店に相談してください。

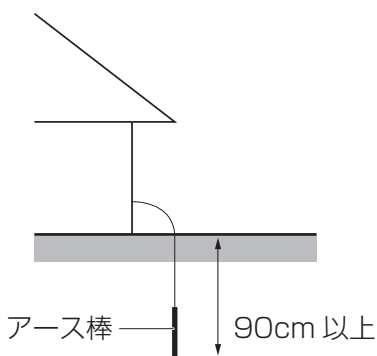

## 7 電源プラグをコンセントに差し込む


- ※ 冷蔵庫はコンプレッサーが動作するときに、定格の数倍の電流が流れることがあります。電源は交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

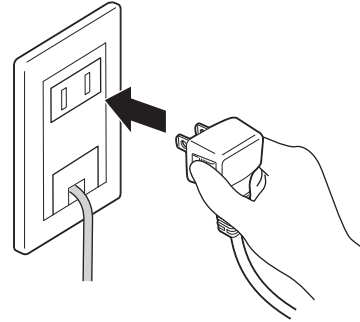

- 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まないでください。コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

## 8 庫内が冷えたことを確認してから食品を入れる

- 2～3時間(夏季は約10時間)、何も庫内に入れないで運転してください。
- ※ 庫内が十分冷えるまでは、できるだけドアを開閉しないでください。
- ※ 必ず、露受けトレイを冷却器の下にセットしてください。
- ※ 露受けトレイは、ずれないように棚のガイドに合わせて置いてください。

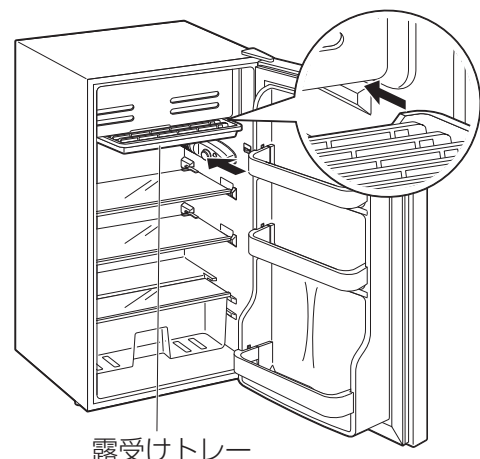


- ガス管や水道管、電話線や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。



# 使いかた

## ■ 温度調節について

以下の表を参考にして、調節してください。

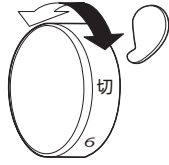

切	霜取りを行うとき。冷凍・冷却運転を停止するとき。
1~2	冬季など、周囲温度が低いとき。庫内をあまり冷やす必要のないとき。冷えすぎるとき。
3~4	通常するとき。
5	夏季など、周囲温度が高いとき。食品の量が多いとき。
6	冷凍室・冷蔵室ともに強く冷やしたいとき。 ※連続運転のため、長時間使用されると食品が凍結したり、冷蔵室内に霜や氷が発生し、水もれの原因になりますので、長時間のご使用はおやめください。




- 温度調節つまみを2以下にすると、氷ができませんことがあります
- 温度調節つまみは、切から直接6へは回りません。

### 冷蔵室内の食品凍結について

- ・ 温度調節つまみを長時間「6」の状態で使用したり、食品やびん・缶が奥面に触れたりすると、冷蔵室内の食品が凍結することがあります。温度調節つまみを「5」以下にしてください。また、奥面から離して保存してください。
- ※ 温度調節つまみを「6」のまま使用すると、冷蔵室内に霜や氷が発生し、本体背面の蒸発皿から水もれします。

## ■ 庫内温度について

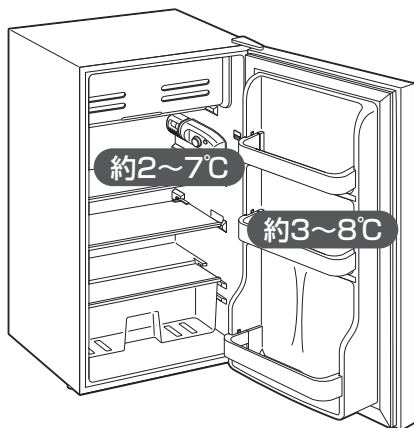

- ※ 表記された温度は目安です。  
(室温：32℃、温度調節つまみ：3~4、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定した状態)
- ・ 冷蔵庫内は奥の方が温度は安定します。
- ・ ドアポケットは、びん・缶・小物類に使用してください。
- ※ 冷却器内は製氷エリアです。冷凍食品やアイスクリームなどを入れると、とけたり柔らかくなったりしますので、入れないでください。

## ■ 食品の入れかた

### ポリ袋やラップに包むか、密閉容器に入れる

- ・ におい移りや乾燥を防ぎます。
- ・ かんきつ類は、精油成分で庫内のプラスチック部分に変質することがあります。
- ・ 塩分の多い食品は、さびなどの原因になります。

### ドアの開閉は手際よくする

- ・ ドアを長い間開けたままにすると、庫内の冷えが悪くなったり、冷却器に霜が付く原因になります。

### 熱いものは、常温で冷ましてから入れる

- ・ 他の食品に悪い影響を与え、故障の原因にもなります。

### つめこみ過ぎない

- ・ 冷気の通るすき間を空けてください。つめこみ過ぎると冷えが悪くなります。

### 冷蔵庫での保存に向かないもの

- ・ バナナなどのトロピカルフルーツを冷やすと変質することがあります。冷やす場合は、食べる直前に冷やしてください。
- ・ さつまいも・さといもなどは、冷やすと腐敗の原因になります。
- ・ その他の野菜・くだものなどでも、冷やすと風味が落ちるものがあります。食べる直前(2~3時間前)に冷蔵庫に入れるなど、適切に使用してください。
- ・ 卵パックがドアポケットに入らない場合は、ガラス棚に置いて、冷やして保存してください。
- ・ クリアケースは水平に引き出して使用してください。傾けて引き出すとガラス棚に当たり、棚や食品が動くことがあります。


## ■ 氷の作りかた

### 氷を作るとき

- ・ 製氷皿の8分目くらいまで水を注ぎ、庫内冷却器の中に置いてください。
- ※ 氷を作るときは、温度調節つまみを強めにしてください。
- ※ ミネラルウォーターなどで作った氷は、白色の沈殿物ができることがありますが、害はありません。

### 氷の取り出しかた

- ・ 保存用の容器の上で、製氷皿の両端を持って裏返し、軽くひねって取り出してください。

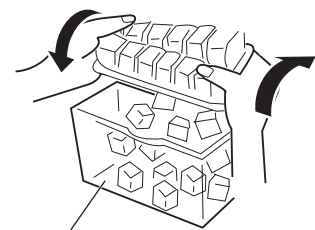

※ 保存用容器は別売りです。

# 部品の取り外しかた・取り付けかた



**注意**


- お手入れは、電源プラグを抜いて行ってください。
- 冷蔵庫本体を水洗いしないでください。

- 一度抜いた電源プラグは、すぐに差し込まないでください。  
コンプレッサーに負担がかかり、故障の原因になります。6分以上待ってから差し込んでください。

## 庫内ガラス棚

### 取り外しかた


- ・片方の手でガラス棚の下側を支え、少し上にあげてゆっくりと手前に引き出してください。

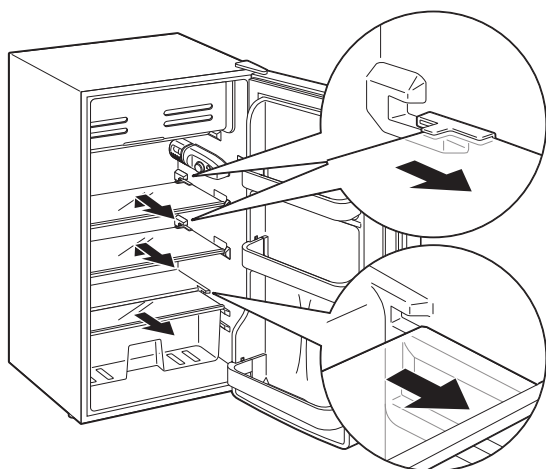

※ ガラス棚（小）は、クリアケースを外してから取り外してください。

### 取り付けかた

- ・ガラス棚の両端を本体の溝に合わせて、ゆっくりと奥まで差し込んでください。

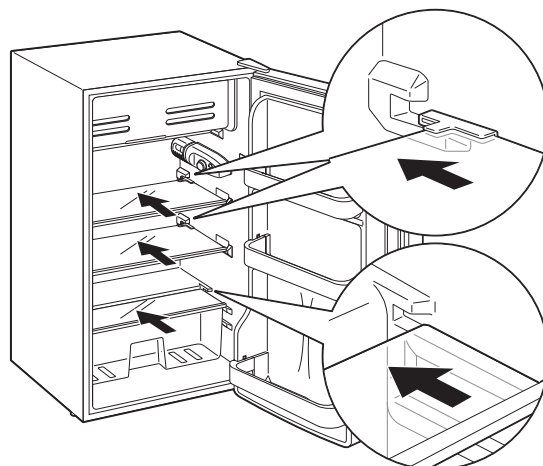


# お手入れ

- 酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、金属たわし、ナイロンたわし、研磨材入りのスポンジなどは使用しないでください。
- こびり付いた汚れなどを落とす際に、刃物やかたいものなどを使用しないでください。
- 庫内の汚れは、放置するとこびり付いて取れにくくなります。汚れたらすぐにお手入れしてください。
- ドアパッキンは汚れると傷みやすいので、こまめにお手入れしてください。

## 外側・庫内

### よく絞ったふきんで拭く


- ・汚れが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らないようにかたく絞った布などで水拭きしてください。

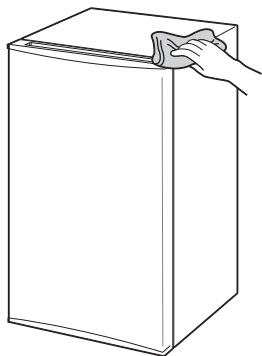

## 庫内ガラス棚・クリアケース・露受けトレイ

### よく絞ったふきんで拭くか、取り外して水洗いする


- ・洗った後、よく乾かしてから取り付けてください。

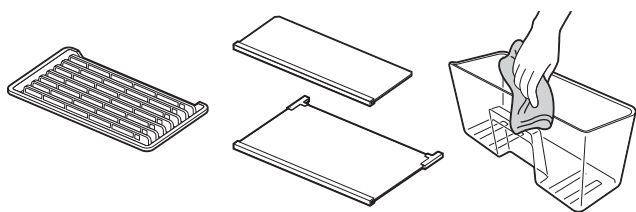

## 製氷皿

### 水洗いする

- ・洗った後、よく乾かしてください。

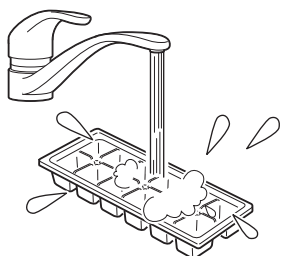


## 背面・壁・床



- 背面の機械部分には触れないでください。運転中・停止直後は高温のためやけどのおそれがあります。

### ほこりなどの汚れを取り除く


- ・年に1度は冷蔵庫を動かして、ほこりなどを取り除いてください。

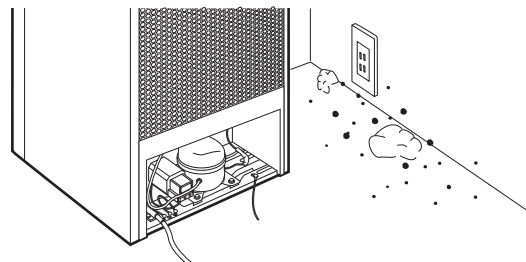

## 庫内灯の交換

庫内灯が切れたときは、市販の「冷蔵庫用ランプ（庫内灯）」をお求めになり、交換してください。

※必ず電源プラグを抜いてから交換してください。

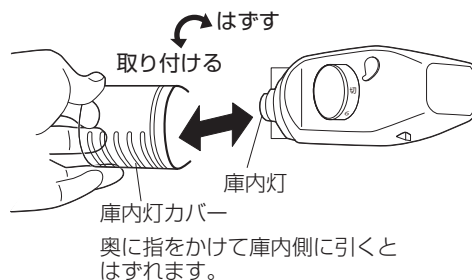

- 1 庫内灯カバーを外す
- 2 庫内灯を時計と反対方向に回しながら外す
- 3 新しい庫内灯を時計と同じ方向に回しながら取り付ける
  - ・庫内灯は「冷蔵庫用白熱ランプ：110V 10W T20（口金 E12）」をご使用ください。
- 4 庫内灯カバーを取り付ける



- ふきんなどで拭かないでください。雑菌が繁殖するおそれがあります。

# お手入れ つづき


## ■霜取り

冷却器に霜が付くと、冷却性能が低下します。霜が1cm以上付いたときは、霜取りを行ってください。

**1** 庫内の食品をすべて取り出す

**2** 温度調節つまみを切にして、電源プラグを抜きドアを開放する


- 冷却器からとけた水分がたれてきますので、下に露受けトレイを置いてください。
- 早めに霜を取りたいときは、ある程度とけたら、柔らかいへらなどで霜をかき落としてください。

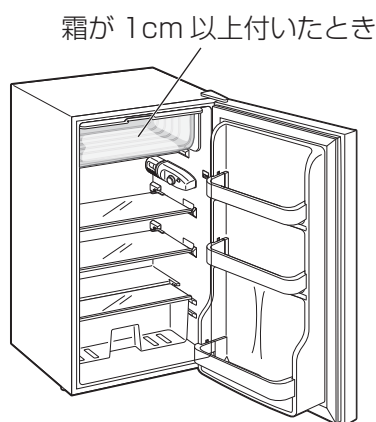

※ 錐やナイフ、ドライバー等で冷却器内の霜や氷を削り取らないでください。冷却器内に傷がつき、故障の原因になります。この場合の故障は、無償修理期間中でも有料となります。

**3** 霜取りが終わったら、露受けトレイの水を捨て、庫内を拭く

- 露受けトレイの水は捨ててください。
- 水分が残らないように、よく拭いてください。

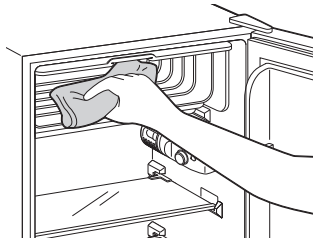

**4** 電源プラグを差し込み、温度調節つまみを元に戻し、ドアを閉める

- 庫内が十分冷えたら、食品を元に戻してください。

# 移動・運搬するときは




## 注意


- 故障の原因になるので、横積みはしないでください。
- この冷凍冷蔵庫の電源は50 / 60Hz共用です。周波数の切り替えは必要ありません。

**1** 庫内の食品、飲料などを全て取り出す

**2** 調節脚を回して浮かせ、転倒防止ベルトを外す

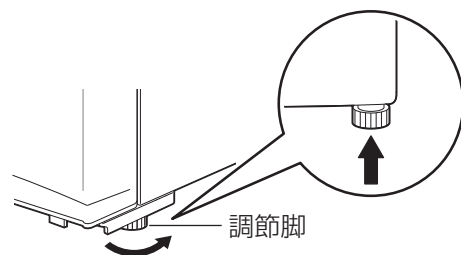

**3** 電源プラグを抜き、アース線を取り外す

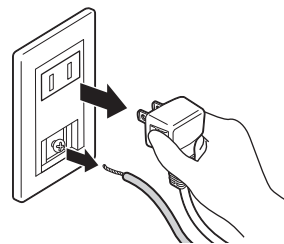

**4** 2人以上で、前面下部の調節脚と、背面上部を持って、運ぶ



## 注意

- 露受けトレイで受けきれない水分が、本体からもれてくる場合があるので、注意してください。

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
冷えない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。(→P8)
	●温度調節つまみが切になっている	●温度調節つまみを適切に調節してください。(→P9)
水がもれる	●霜取り後、水を十分に拭き取っていない	●霜取り後は、水をよく拭き取ってください。(→P12)
冷えが悪い	●温度調節つまみが弱い設定になっている	●温度調節つまみを適切に調節してください。(→P9)
	●熱いものを入れている	●熱いものは、常温で冷ましてから入れてください。(→P9)
	●食品をつめこみ過ぎている	●冷気の通るすき間を空けてください。(→P9)
	●直射日光が当たっている ●暖房器具のそばで使用している	●直射日光や暖房器具の熱の当たらないところに設置してください。(→P7)
	●冷蔵庫周囲の風通しが悪い	●冷蔵庫の周囲に十分なすき間を空けて設置してください。(→P7)
	●冷却器に霜が付き過ぎている	●霜取りを行ってください。(→P12)
	●ドアがきちんと閉まっていない(食品がつかえている、ドアにものがはさまっている)	●ドアをきちんと閉めてください。(つかえているもの、はさまっているものを取り除いてください。)
	●ドアが長時間開いている ●ドアの開閉が多い	●ドアを閉め、開閉を少なくしてください。 ●夏季などでドアの開閉が多いときは、温度調節つまみを <b>5</b> に設定してください。(→P9)
	●設置直後で庫内が十分冷えていない	●設置直後は庫内が十分冷えるまで2～3時間かかります。夏季は10時間程度かかる場合があります。(→P8)

# 故障かな？と思ったら つづき



## それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



**警告** ● 自分で分解・修理・改造しないでください。

# 仕様


種類	ノンフロン冷蔵庫
定格内容積※1	93L
定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
電動機の定格消費電電力	85 / 80W
外形寸法	幅472×奥行450×高さ860mm
年間消費電力量	ドア内側の品質表示銘板に表示
質量	22kg
電源コード長さ	1.8m

※1 定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801：2015）にもとづき、食品収納スペースと冷気循環スペースを含んでいます。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※ J-MOSS（JIS C 0950：2008）の規定にもとづき、対象となる6物質（鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE）の含有について情報を公開しています。詳しくはホームページをご覧ください。

[https://www.irisohyama.co.jp/company/socialactivity/j\\_moss/](https://www.irisohyama.co.jp/company/socialactivity/j_moss/)

	<b>長年ご使用の冷蔵庫の点検を！</b>	
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなったり、こげくさいにおいがする</li><li>● 本体に触れるとピリピリ電気を感じる</li><li>● 運転中に異常な振動がある</li><li>● 電源コードが傷ついている</li><li>● その他の異常や故障がある</li></ul> <p>▶ <b>ご使用中止</b></p> <p>故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。</p>

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

## ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、9年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# ノンフロン冷蔵庫 IRJD-9A

# 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より <b>本体：1年間、特定部品：5年間</b> 本体：下記以外のすべての部品 特定部品：冷媒循環回路（圧縮機、凝縮器、冷却器、毛細管、配管）
お客様	お名前	住所・店名
	ご住所 〒 電話（ ） -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - 本書の提示がない場合
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

**アイリスオヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品及び修理に関するお問い合わせは

**アイリスコール** (通話料無料) **0800-919-0770**

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>  
メールフォームにご記入のうえ送信してください