

BXR-05J ダイヤル式可変抵抗器

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げありがとうございました。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。

仕様一覧

内部抵抗： $<1\Omega$

サイズ：165×125×60

ダイヤル	レンジ
1	$0.1\Omega\sim 0.9\Omega$
2	$1\Omega\sim 9\Omega$
3	$10\Omega\sim 90\Omega$
4	$100\Omega\sim 900\Omega$
5	$1k\Omega\sim 9k\Omega$

抵抗 (Ω)	0.1	0.5	1	5	10	50	100	500	1000	5000
最大電流 (A)	2.0	1.3	0.9	0.4	0.20	0.13	0.09	0.29	0.02	0.009

抵抗値が正しく出ない場合

- 内部の構造上、ダイヤルの摺動接触部が酸化して、抵抗値が安定しない場合がございます。使用したいダイヤルを左右に4～5周回してみて、再度抵抗値を測定してみてください。
- 温度によって抵抗値が影響される場合がございます。高温多湿な環境での使用は避けて下さい。

ご使用上の注意

- 分解または改造されますと保証の対象とはなりません。
- 本製品のお取り扱いには、十分ご注意ください。
- 故意や過失で本製品を落としたり、壊さない様ご注意ください。
- 使用目的、仕様範囲以外のご使用はおやめください。
- 使用後は乾いた布で軽く拭いて下さい。薬品や強力な洗剤等は使用しないで下さい。

株式会社 Joman

〒874-0909 大分県別府市田の湯町 3-7 アライアンスタワーZ 8F

TEL 0977-75-9781/FAX 0977-75-9782