

ネオパック (S) シングル (W) ダブル

ネオパックは、オートクレーブ滅菌専用パックとして、感染性廃棄物の処理や検査済みの検体を手軽に滅菌処理して廃棄できます。

(使用上の注意)

- ① 感染性廃棄物及び検査済みの検体をネオパックの中に入れ、口をバンドでゆるく締めてオートクレーブの中に入れます。
* バンドを強く締めますと袋が破れることがあります。
- ② 滅菌終了後、ネオパックを冷えてから取り出し、バンドできつく締め直して廃棄いたします。



ネオパック (S) シングル	500mm × 700mm	1 ケース	250 枚入
ネオパック (W) ダブル	500mm × 700mm	1 ケース	200 枚入



ユーアイ化成株式会社

本 社 兵庫県尼崎市田能6丁目1番35号
TEL 06-4960-1666 (代表)
東京営業所 東京都中野区中野3-4-6-13
TEL 03-6265-3648
仙台営業所 仙台市若林区二軒茶屋13-16
TEL 022-766-9880
福岡営業所 太宰府市国分1-17-16
TEL 092-922-0060

代理店