

## キャスターの取り付けかた (PU-100キャスター付の機種)

### 1 PU-100キャスターを本体に取り付けます。

キャスターのプレートの穴 (4カ所) とキャスター取付座の穴 (4カ所) の位置を合わせ、  
キャスター取付用ネジセット (P2「キャビネット作業台の標準付属品」参照) でPU-100キャスター 4個を取り付けてください。

※取付時には、13mmのスパナ又はレンチをご用意ください。

※六角ボルトは、根元までしっかりとねじ込んでください。

