

資料：腸内細菌科菌群の回収率（%）

試験菌株	MC-Media Pad EB	VRBGA
<i>Cedecea lapagei</i> JCM 1684	111	72
<i>Citrobacter amalonaticus</i> IFO 13547	92	76
<i>C. freundii</i> ATCC 43864	84	44
<i>C. freundii</i> IFO 12681	72	55
<i>C. koseri</i> JCM 1659	112	62
<i>Cronobacter sakazakii</i> ATCC 12868	100	77
<i>C. sakazakii</i> ATCC 29544	108	79
<i>Edwardsiella tarda</i> JCM 1656	87	98
<i>Enterobacter asburiae</i> JCM 6051	83	79
<i>E. cancerogenus</i> JCM 3943	104	94
<i>E. cloacae</i> JCM 1232	95	80
<i>E. cloacae</i> NBRC 102198	60	36
<i>E. cloacae</i> NBRC 13536	78	56
<i>E. hormaechei</i> NBRC 105718	75	32
<i>Escherichia coli</i> NBRC 3301	81	74
<i>E. coli</i> NBRC 3366	98	86
<i>E. coli</i> NBRC 3546	105	0
<i>E. coli</i> NBRC 3972	32	71
<i>E. coli</i> NBRC 3991	99	59
<i>E. coli</i> NBRC 12062	83	51
<i>E. coli</i> NBRC 13500	86	82
<i>E. coli</i> NBRC 14129	99	76
<i>E. coli</i> NBRC 15034	82	66
<i>E. coli</i> ATCC 8739	98	90
<i>E. fergusonii</i> JCM 5897	95	51

試験菌株	MC-Media Pad EB	VRBGA
<i>E. hermannii</i> JCM 1296	90	61
<i>E. vulneris</i> NBRC 102420	93	78
<i>Hafnia alvei</i> JCM 1666	94	39
<i>Klebsiella aerogenes</i> NBRC 13534	95	84
<i>K. oxytoca</i> JCM 1665	98	93
<i>K. pneumoniae</i> NBRC 14940	136	122
<i>Kluyvera ascorbata</i> JCM 1681	10	19
<i>K. Intermedia</i> JCM 1238	9	22
<i>Leclercia adecarboxylata</i> NBRC 102595	61	59
<i>Lelliottia amnigena</i> NBRC 105700	53	8
<i>Morganella morganii</i> IFO 3848	92	80
<i>Proteus hauseri</i> NBRC 3851	57	4
<i>P. mirabilis</i> JCM 1669	70	51
<i>Providencia alcalifaciens</i> IFO 12931	92	44
<i>P. rettgeri</i> NBRC 13501	93	101
<i>P. stuartii</i> NBRC 12930	66	57
<i>Raoultella planticola</i> NBRC 14939	60	62
<i>R. terrigena</i> NBRC 14941	84	29
<i>Salmonella Choleraesuis</i> NBRC 15183	48	29
<i>S. Enteritidis</i> NBRC 3313	93	62
<i>S. Typhimurium</i> JCM 1652	107	77
<i>S. Typhimurium</i> NBRC 14193	48	0
<i>S. Typhimurium</i> NBRC 15181	87	72
<i>Serratia marcescens</i> JCM 1239	69	53
<i>S. rubidaea</i> NBRC 12973	44	39

* 数値はトリプトンソイ寒天培地（TSA、非選択培地）を100とした回収率。

* VRBGA＝バイオレットレッド胆汁グルコース寒天培地（腸内細菌科菌群用選択培地）

* MC-Media Pad EB、VRBGAは24時間培養、TSAは48時間培養。

JNC株式会社

〒100-8105 東京都千代田区大手町2-2-1
TEL 03-3243-6225 FAX 03-3243-6219
MC-Media Pad ホームページ
<https://www.jnc-corp.co.jp/MC-MP/>

サンプル、資料請求等お問い合わせはこちら
E-mail : mcmp@jnc-corp.co.jp

