


カーボン繊維15%含有PTFE製試料容器[HUTc] 取扱説明書

- 酸化性酸(硝酸、濃硫酸など)の使用は出来ません。
- 最高使用温度: 290℃(常用270℃) 最高使用圧力: 10MPa
最高使用温度付近で使用する場合、内圧の上昇には充分注意してください。
又、製品寿命が極端に短くなる場合もございますのでご了承ください。
- 本製品は有機物の反応・分解には特に注意が必要です。
有機物を含む試料は、予備分解(灰化、無機化)を行ってから容器に投入してください。
- 本製品は硬度が高い為、通常のPTFE容器(白色)より強い締め付けが必要です。
初回使用時は汎用及びトルクレンチ共に手で行える範囲内で出来る限り強く締め付けてください。
2～3回目以降の締め付方法:
汎用レンチの場合、急にトルクが立ち上がるのを感じるまで締め付けてから1/8回転以内で
短く増し締めします。
トルクレンチの場合、30～40N.mで締め付けてください。

上記事項を充分ご理解の上、くれぐれも慎重なご使用をお願いいたします。

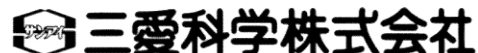

〒462-0034 愛知県名古屋市北区天道町5-5-3

TEL (052)915-2621 FAX (052)915-2622

info@sanai-kagaku.co.jp

<https://www.sanai-kagaku.co.jp>

Rev. 10/2023