

## 【投影画像をコンピューターに保存する】

本製品は本体に保存した投影画像をお使いのコンピューターに保存することが可能です。

### ● 専用ソフトの推奨動作環境

対応 OS	Windows XP、7、8、10、11 Home/Pro
CPU	1.0GHz 以上
メモリ	1GB 以上 (32bit の場合)、2GB (64bit の場合)
ハードディスク容量	2G 以上の空き容量 (インストール時)

※取込画像形式は JPEG です。

### ● 専用ソフト・専用ドライバーのダウンロード

本製品の商品ページ内の「[投影画像保存用の専用ソフトはこちら](#)」をクリックします。

### ● 専用ドライバーのインストール

ダウンロードした圧縮ファイルを展開し、お使いのコンピューターに合ったドライバーをインストールします。ドライバーの選び方は以下の 1. 2. をご参照ください。

1. お使いのコンピューターの OS に合った圧縮ファイル (Zip 形式) を展開します。

お使いのコンピューターの OS	選択する圧縮ファイル
Windows 10、Windows11 Home/Pro	CP210x_Universal_Windows_Driver_win10.zip
Windows 7、 Windows 8	CP210x_Windows_Drivers_win7&win8.zip
Windows XP	CP210x_VCP_Windows_XP.zip

2. 1. で展開したフォルダ内から、お使いのコンピューターのシステムの種類に合ったドライバーを選択して、「実行」します。

お使いのコンピューターのシステムの種類	選択するドライバー
32 ビット版	CP210xVCPInstaller_x86.exe
64 ビット版	CP210xVCPInstaller_x64.exe

3. 1. と 2. で選択したドライバーをインストールします。